

# 上海恩计10位12位智能COD回流消解仪EJ-COD101A

产品名称	上海恩计10位12位智能COD回流消解仪EJ-COD101A
公司名称	上海恩计精密仪器有限公司
价格	16800.00/件
规格参数	产品型号:EJ-COD101A 测量范围:10 ~ 1000mg/L 消解时间控制:0-200分钟
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话	13262581609

## 产品详情

选择我们的理由：

- 1.我们是实验仪器厂家，从业多年，经验丰富，产品，产品的口碑也非常好，致力于打造好每一款产品。
- 2.我们拥有的售后服务，公司从事仪器行业多年，有一批经验丰富的工程师，能够及时，快速处理各种问题，为客户解决后顾之忧。
- 3.凡是购买我们实验仪器设备都包邮，送货上门，卖出的每一款产品都严把质量关，让客户买的放心用的放心。
- 4.我们的实验仪器属于精密设备，凡是购买我们的产品，质保1年，零配件齐备，有任何问题提供配件保养维护。
- 5.我们紧跟行业标准，及时更新符合要求的实验仪器。
- 6.上海恩计仪器有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的厂商，秉承客户至上原则，十年如一日，始终坚持初心，为科研服务。
- 7.欢迎大家咨询：网站: [www.enjiyiqi.com](http://www.enjiyiqi.com) 电话:132625-81609 企业QQ:12519-39407

## 产品介绍

智能COD回流消解仪（EJ-COD101A）根据HJ828-2017水质化学需氧量的测定(重铬酸盐法)遵循了（ISO）和国家标准（HJ）的基本原则，保证了回流加热煮沸2小时的消解操作，试剂溶液的配制和加入量都

和HJ法一致，确保可靠\*\*的分析结果。

## 产品特点

智能COD回流消解仪采用PLC工控系统进行定时控制单路单控、一键启动、自动控温、微沸状态120分钟自动，可对10个消解回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管，并以风冷技术取代全水冷却方式，既可以节水又能使仪器规范化，同时还提高了仪器使用的安全性。仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照HJ828-2017，低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高\*\*度，高于700mg/L的COD水样，可以通过水样的比例稀释来完成测定。

## 主要特征

- 1、消解孔采用远红外陶瓷加热源，耐高温、耐腐蚀、受热均匀
- 2、国标250ml锥形瓶，消解结束可滴定测量，方便摇匀。
- 3、微电脑控制，7寸触控屏操作，10个加热消解位，每一位独立控制。
- 4、可以设定消解时间，消解完毕后，仪器自动停止加热，可无人看管。
- 5、样品消解完毕后，超大风量交流风扇继续工作，辅助样品冷却。
- 6、毛刺冷凝管，风冷和水冷双模式确保提供高效的冷凝回流效果。

## 技术参数

产品型号 EJ-COD101A

测量范围 10 ~ 1000mg/L (大于1000mg/L的水样稀释后测定)

消解时间控制 0分钟 - 200分钟 (用户可通过按键自行调整消解时间)

消解温度 室温-350 ，各加热炉设定温度可随意调节

消解样品数 10位

加热功率 300W

冷却方式 风冷+水冷

加热材质 远红外陶瓷加源