

上海恩计智能高氯废水COD消解仪 高氯cod品牌厂家

产品名称	上海恩计智能高氯废水COD消解仪 高氯cod品牌厂家
公司名称	上海恩计精密仪器有限公司
价格	28800.00/件
规格参数	测量范围:10 ~ 1000mg/L 消解样品数:6位 加热功率:1300w
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话	13262581609

产品详情

产品介绍智能高氯COD消解仪适用于氯离子含量小于20000mg/L的高氯废水中化学需氧量(COD)的测定。方法检出限为30mg/L，测定时在水样中加入已知量的溶液及硫酸汞溶液，并在强酸介质下以硫酸银作催化剂，经2h沸腾回流后，以1，10—邻菲罗啉为指示剂，用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的，由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度，即为表观COD。将水样中未被络合而被氧化的那部分氯离子所形成的氯气导出，再用氢氧化钠溶液吸收后，加入碘化钾，用硫酸调节pH约为3~2，以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定，消耗的硫代硫酸钠的量换算成消耗氧的质量浓度，即为氯离子校正值。表观COD与氯离子校正值之差，即为所测水样真实的COD。

产品特点1、针对高氯样品进行氮气处理后测得结果优于无氮气处理结果，符合行业标准HJ/T70-2001。2、采用微机技术进行定时控制加热电炉，可对6个消解回流装置同时进行加热。3、采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管，并以风冷技术取代自来水冷却方式，既可以节水又能使仪器规范化，同时还提高了仪器使用的安全性。

主要特征1、升降温速度快。2、消解瓶消解完毕后可直接滴定测量，方便摇匀。3、加热均匀、使用寿命长。4、可以设定消解时间，消解完毕后，仪器自动停止加热，可无人看管。5、样品消解完毕后，仪器风机继续工作，辅助样品冷却。6、外接专用冷灰机，节约用水，冷凝回流效果好，提高了效率。

技术参数

产品型号	EJ-COD101B
测量范围	10 ~ 1000mg/L (大于1000mg/L的水样稀释后测定)
稀释后测定消解时间	10分钟 - 2小时 (用户可通过按键自行调整消解时间)
测量误差	邻苯二甲酸氢钾标准溶液 (500mg/L)、相对标准偏差不大于5.0%、工业有机废水 (500mg/L) 相对标准偏、差不大于8.0%
消解样品数	对应样品数 (采用24#磨口的150mL消解瓶)
加热功率	1300W

冷却方式	外接冷水机
加热材质	远红外陶瓷加热面板
备注	其他加热材质和消解数量可根据客户要求定制

选择我们的理由：

- 1.我们是实验仪器厂家，从业多年，经验丰富，产品，产品的口碑也非常好，致力于打造好每一款产品。
- 2.我们拥有的售后服务，公司从事仪器行业多年，有一批经验丰富的工程师，能够及时，快速处理各种问题，为客户解决后顾之忧。
- 3.凡是购买我们实验仪器设备都包邮，送货上门，卖出的每一款产品都严把质量关，让客户买的放心用的放心
- 4.们的实验仪器属于精密设备，凡是购买我们的产品，质保1年，零配件齐备，有任何问题提供配件保养维护。5.我们紧跟行业标准，及时更新符合要求的实验仪器。6.上海恩计仪器有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的厂商，秉承客户至上原则，十年如一日，始终坚持初心，为科研服务。厂家介绍上海恩计仪器有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的厂商，公司技术人员是从事仪器行业多年的，具备丰富的产品经验与行业经验。我们注重产品研发，力求为用户做出性能的产品服务科研事业。公司产品主要涉及实验室常规仪器、环保监测仪器、生命科学等几大领域，像公司目前销售的一体化蒸馏仪，微生物限度检测仪，集菌仪等广泛应用于各大环保系统、安监系统、大中专院校、科研院所、三方检测、石油化工、金属冶炼等行业。公司设有的技术服务团队，为客户提供一对一式产品咨询、调试、维护以及后期开发定制服务，秉承客户至上原则，十年如一日，始终坚持初心，更好的为广大科研工作者服务！