

# 大鼠骨髓间充质干细胞培养基

产品名称	大鼠骨髓间充质干细胞培养基
公司名称	深圳市百恩维生物技术有限公司
价格	1000.00/500ml
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区67区留仙一路高新奇工业园二期1号楼5楼501-503
联系电话	86-075526980323 13430783600

## 产品详情

### 大鼠骨髓间充质干细胞培养基

干细胞培养是干细胞研究中最常见、最基本的实验，对于干细胞研究者而言，干细胞培养基的选择，是一个对实验效果影响很大的决定。合适的干细胞培养体系与细胞种类、培养基成分配比、培养环境有关。

百恩维公司的大鼠干细胞培养基在营养成分、生长因子、激素、渗透压、pH等方面与大鼠体内环境极为相近，经过细胞实验反复验证，对干细胞培养效果良好。

#### 产品特点

完整配方，无需特别添加营养成分。

渗透压接近大鼠体内环境

稳定的PH缓冲体系，

用细胞反复筛选的稳定批次血清。

## 产品描述

大鼠骨髓间充质干细胞培养基专用于培养大鼠骨髓来源的间充质干细胞的培养。根据大鼠骨髓间充质干细胞的生长需要，包含必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子、微量矿物质、胎牛血清以及其他补给成分。使用本培养基能使间充质干细胞在理想营养平衡状态下进行多代扩增而不发生分化。

本培养基pH值可以稳定维持在7.2~7.4之间。严格无菌，无病毒和支原体，性能稳定。

## 产品内容

465ml基础培养基

25ml合格的胎牛血清（FBS）

5ml大鼠骨髓间充质干细胞生长添加剂

5 ml青霉素/链霉素溶液(P/S)

产品说明书

## 贮藏条件

间充质干细胞基础培养基-4℃

保存，胎牛血清、大鼠骨髓间充质干细胞生长添加剂/FBS/双抗-20℃ 避光保存。

## 运输

冰袋运输。

## 使用注意事项

- 1、在配制完全培养基前，请把FBS、青霉素-链霉素放到冰箱（2-8℃）过夜解冻或直到完全溶解。
- 2、在使用完全培养基前，需要把培养基放到37℃恒温水浴中预热。注意不要超过37℃。
- 3、请把配制好的完全培养基放在4℃冰箱避光保存，并尽量在一个月内使用完。（培养基中的谷氨酰胺在2-8℃只有1个半月的半衰期）
- 4、尽量避免培养基的反复冻融，以使培养基的效果达到最佳。

干细胞培养更多注意事项，请浏览百恩维技术支持版面。

## 产品价格

货号	产品名	产品描述	规格	价格
BW110026	大鼠骨髓间质干细胞培养基	含465ml基础培养基，25ml合格的胎牛血清（FBS），5ml大鼠骨髓间充质干细胞生长添加剂，5ml青霉素/链霉素溶液(P/S)。适合于大鼠骨髓来源间质干细胞的分离、扩增、传代培养。	500ml /kit	1000