

# 自动控温恒温水浴水质检测硫化物酸化吹气仪

产品名称	自动控温恒温水浴水质检测硫化物酸化吹气仪
公司名称	上海恩计精密仪器有限公司
价格	9899.00/件
规格参数	样品数量:6 加热方式:自动控温恒温水浴 氮气控制:气体流量计 流速范围0.
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话	13262581609

## 产品详情

上海恩计实验仪器设备包邮，送货上门，严把质量关，品质保证!

实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务至关重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。

设备仪器属于精密设备，所有客户订单录档，全部质保1年,有任何问题提供配件保养维护

上海恩计仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售生产有一体化蒸馏仪,食品检测蒸馏装置,集菌仪,硫化物酸化吹气仪,内镜微生物检验仪,微生物限度仪等等各种型号实验仪器。

硫化物酸化吹气仪是我司根据中华人民共和国国家标准研发生产的。完全满足样品前处理的需要。适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该酸化吹气仪具有容易控制、操作简便、快捷等特点。采用恒温水浴加热方式，垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收一体化设计，一次可以处理1-6组样品，有定时功能，到达时间，自动停止。

### 应用范围

适用于科研、水文等单位，是理想的实现对地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理设备。

### 主要特征

- 1、采用恒温水浴加热方式，加热均匀，温度状态实时显示；
- 2、垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收一体化设计，盐酸入口、气体进口、样品出口三口一体且相互独立，

操作互不干扰。；

- 3、量调节范围：0.1-1l/min，六路单独控制，确保实验安全有效进行；
- 4、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭；无需升降支架，稳定无漏气；
- 5、针定时操作，到达时间，自动停止，并报警提示。

#### 适用标准

GB/T 16489-1996 水质硫化物的测定 亚甲基兰分光光度法 HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法 HJ 833-2017 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法（水浴）

#### 技术参数

型号	EJ-LHW-100A
样品数量	6通道设计，可一次性处理1-6个样品
加热方式	自动控温恒温水浴
氮气控制	气体流量计 流速范围0.1-1L/Min
氮气入口压力	0.1Mpa
加热功率	2000W，并设有漏电保护功能
控温范围	室温~99.9
控温精度	实际水温与设计水温温差 $\pm 1$

#### 操作方法：

- 1、打开电源(须确认水浴锅内已经倒入蒸馏水)，散热风扇运转
- 2、按方法设定恒温水域温度(温控仪)
- 3、将样品支架升到适当的高度(升降开关)
- 4、将装有待测水样的反应瓶、吸收管装入样品架
- 5、连接所有氮气吹管，检查装置的气密性。
- 6、通氮气，按要求将转子流量计调整到适当的流量。控制样品的氮气总消耗量。
- 7、根据吸收管内气泡上升的速度和数量调整每个样品的氮气流量，使其相同。
- 8、将样品支架降到恒温水浴中适当的深度。
- 9、按方法的操作步骤进行预处理。
- 10、预处理过程中随时观察调整氮气总流量及吸收显色管的氮气流量。
- 11、使用结束将温控仪的温度设定到室温以下，待水浴温度下降后，关闭电源。