

再生炉|色谱耗材配件|色谱仪

产品名称	再生炉 色谱耗材配件 色谱仪
公司名称	大连日普利科技仪器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	大连市沙河口区西南路590号1-9
联系电话	0411-88255218 15840679008

产品详情

大连日普利科技仪器有限公司 许经理

品牌 日普利 型号 jo-1

一、性能与用途

脱氧管使用一段时间后，会吸附氧气达到饱和状态，这时已经失去脱氧能力，一般使用高纯氮气（99.99%）2~3瓶后需要再生，普通氮气最多能用一瓶，所以建议使用高纯气体。再生过程中出口管会有水排出，是氢氧反应而成，属于正常。脱氧管如果使用得当，可以反复再生，使用3~5年。

二、说明

1. 再生炉由加热炉，温控组成。
2. 再生炉入口气体的压力不得大于0.5mpa，最大流量0.2l/min
3. 脱氧管两端堵头螺帽在使用时绝对不能松动，以防空气从两端扩散到净化器内。
4. 备件为两个m8 × 1螺帽，石墨垫密封,管路。
5. 安装使用前熟悉操作程序，并按要求做好准备工作。

三、操作说明

首先将白色线接到再生炉上并拧紧螺丝，然后220v~电源插头插好，再将接好的脱氧管放入再生炉内，脱氧管入口通高纯氢气，出口用管引出，室内通风，流量约100ml/分钟，按下电源开关，接通电源，再生炉进入工作状态，out指示灯亮表示已经有驱动输出信号，上显示屏显示的再生炉温度逐渐增加。出厂前仪器温度设定为270 。

然后温度升到270 ，恒温4小时左右，当无水出现时，将温度降至室温，封闭脱氧管两端，再生完成。再生过程中氢气始终通过。