

喷雾干燥仪

产品名称	喷雾干燥仪
公司名称	上海比朗仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区光华路2118号第3幢230室
联系电话	021-52965776

产品详情

BILON-6000Y型喷雾干燥(喷雾干燥仪/喷雾干燥机)及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性,适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。

主要特点 原装进口喷头,效率高。 彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率。 全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。 手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画) 设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。 关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。 喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。

内置进口全无油空压机,喷粉的粒径呈正态分布,流动性非常好,噪音非常低,小于60db。

二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。

燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度 ± 1 。

为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。

进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。

干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。

针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。

创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。

技术参数 进风温度控制:30 ~ 300 出风温度控制:30 ~ 140 蒸发水量:1500mL/H ~ 2000ml/h 最大进料量:最大为2000ml/h(可调) 进料方式:蠕动泵调节 最小进料量:50mL
控温精度: ± 1 平均干燥时间:1.0 ~ 1.5S 整机功率:3KW /220V
外形尺寸:1200mm(高) × 650mm(长) × 500mm(宽)

<http://www.apparatusnet.info> <http://www.chinese17.info> <http://www.ykky.info> <http://www.chem17.info>
<http://www.17equipment.info> <http://www.bilonexperiequip.info> <http://www.17net.info> <http://www.canytec.info>

<http://www.bilon17.com.cn> <http://www.gaoer17.info> <http://www.apparatussales.info> <http://www.equipment17.info>

如果您需要购买我们的产品，可以通过下列方式直接订购，方便快捷。 1、欢迎拨打比朗仪器
服务热线：021-52965776 传真：021-52965990

2、在线给我们留言，我们会在一个工作日内联系您（节假日、双休日除外）