

# 驻马店市马弗炉,定硫仪

产品名称	驻马店市马弗炉,定硫仪
公司名称	鹤壁市鑫诺仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	鹤壁市山城区鹿楼乡小庄村村南头
联系电话	0392-3303310

## 产品详情

[鹤壁市鑫诺仪器仪表有限公司](#)专业从事煤质分析仪器及实验室设备的开发、研制、生产和销售。

鑫诺公司煤质分析仪器主要产品有:量热仪,定硫仪,测氢仪,[熔融性测定仪](#)

,水分测定仪,胶质层测定仪,粘接指数测定仪,工业分析仪,制样粉碎机,转鼓系列等.产品广泛应用于煤炭、电力、冶金建材、地质、石油、化工、橡胶、环保、食品、饲料、焦化、大专院校及科研部门的实验室、并为其提供实验室整体解决方案.以优越的机制,现代化的管理,优质的产品,深受广大客户的赞誉.

### [鑫诺公司](#)

成立以来,开拓创新、与时俱进,坚持以市场为导向,以规模求发展,以管理求效益,树品牌,展形象,取得了良好的经济效益和社会效益.

### 一体化[马弗炉](#)常见故障及排除方法

- 1.请详细阅读完本说明书后,再进行操作。 2.在使用时,设备必须可靠接地,以免发生危险。 3.第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉,烘炉时间共为八小时,应分别设定100、200、300、400各烘二小时。 4.所接电源线、负载线要连接正确,必须要有足够的线径,并接好40A的保险。安装好后,在通电试验之前,请仔细检查炉丝接线是否牢固,尤其是绝对不能短路,也不准接壳和接地。热电偶的正负极要正确连接。如果接反,则在升温时,温度显示值下降。
- 5.本仪器在做“灰分”、“快灰”、“罗加粘结”、“挥发分”等试验时,应根据要求按“ ”键,增加进程。以使试验顺利进行。另外,也可根据试验的需要,使用“ ”键和“ ”键(增加和减少进程)手动调整试验进程。 6.当正在开机工作时,一旦仪器产品发生故障时,应立即关闭电源,停机检查。重大故障应保护现场,以便故障分析。 7.使用时,设定炉温不得超过额定工作温度,此时炉丝寿命较长。设定炉温最高不得超过最高工作温度,以免烧毁电热元件。
- 8.热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。 9.禁止向炉内灌注各种液体及易熔解的金属,凡附有油质类的金属材料进行加热时,会有大量的挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之烧毁和缩短寿命,因此,加热附有油质类的金属材料时,应做好金属材料的密封工作。 10.应定期检查接线连接是否良好。
- 11.保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类滞留物。

- 12、显示“热电偶开路” 检查热电偶线路，是否接触良好。否则与厂家联系。
- 13、炉温失控控制电路中的固态继电器损坏，应立即切断电源，以免烧坏炉体或其它元件。然后通知厂家处理。
- 14、不升温加热电路故障。通知厂家处理