

实验室小型低温冷冻机组安装注意事项

产品名称	实验室小型低温冷冻机组安装注意事项
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

实验室小型低温冷冻机组的型号是比较多的，需要按照自身的工况要求进行选型和安装，那么，用户在使用设备的时候需要注意下风冷和水冷以及安装注意事项，避免使用不当导致出现问题。

- 1、安装位置需要在安装之前打好地面基础，保证地面平整；

- 2、不同型号的设备参数配置有一定的区别，各个软管的口径也不同，需要按照尺寸要求选购安装；
- 3、在负载情况下，要使得实验室小型低温冷冻机组的出水量保持稳定状态；
- 4、安装应该按照说明书，将循环泵的位置找准，确保发电机的送风效果；
- 5、如果是水冷式的话，建议安装在水源水质较好的地方，避免水质问题导致结垢影响传热。
- 6、为了设备启动后的正常运行，需要保证具有良好的散热性。

- 7、在运行过程中，应及时、正确地记录参数。在运行中发生报警、停机时，应及时通知有关人员^对机组进行检查。如果无法排除故障，可直接联系制造商。