

昭通智能箱式高温炉

产品名称	昭通智能箱式高温炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	炉膛:轻质氧化铝纤维 温控:智能触摸屏 加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

昭通智能箱式高温炉，智能一体，高温烧结，PID数显

选购指南

在选购炉子的使用要注意 马弗炉写的额定1000度是机器的极限温度 1000度的炉子实际正常使用温度低于额定温度100度也就是经常使用 可以使用在900度！

马弗炉注意事项

- 1.本仪器在开启电源的同时，须检查控制面板是否在操作流程所需的位置。检测仪器良好接地的方法是：关好箱门，看仪器表盘各仪表是否指示在相应数据，如果各仪表都指示为零，则仪器接地无效，无法正常使用。
 - 2.仪器在每班使用结束后，须对箱体内、外进行清洁。长期不使用时还应盖上防尘罩。长期不使用后需要再次使用时须进行升温驱潮处理。
 - 3.在移动、清理、或者取放样品时，应该关闭仪器电源，佩戴防高温加厚手套，用坩埚钳小心取放，以防止烫伤或仪器本身引起的漏电事故。同时应该注意避免碰到箱内的硅碳棒，硅碳棒属于易碎品，破碎后须更换。
 - 4.在设定好温度后，
- 应该周期性查看所设温度是否与测量温度对应，任何情况下仪器发生异常时都应先切断电源。

5.本仪器使用时一定要关闭好箱门，每次使用关闭箱门时都应查看卡槽是否卡好，否则会造成接地不良导致仪器无法使用，同时关闭不严会造成箱门正上方破坏性烧焦，直接损坏仪器

烘炉注意步骤

举例

1例如需要使用在780度

步打开炉门先200度烘炉2小时，400度2小时 600度2小时 800度2小时
烘炉后结束温度高于实际使用温度即可。

什么情况下需要烘炉

1购进新机

2长期未使用

3近期天气比较潮湿

为什么要烘炉

因为马弗炉属于高温加热，在升温过程中如果炉膛内部出现大量水蒸气会直接导致炉丝烧断！

炉膛出现裂纹影响使用？

马弗炉炉膛出现裂纹是属于正常现象不影响使用，如裂纹比较长大可以联系我司提供补填的产品进行修补