

2小时回流国标法智能cod回流消解仪

产品名称	2小时回流国标法智能cod回流消解仪
公司名称	上海恩计精密仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	测量范围:10 ~ 1000mg/L 消解时间控制:0分钟 - 200分钟 消解温度:室温-350
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话	13262581609

产品详情

2小时回流国标法智能cod回流消解仪

产品介绍

智能COD回流消解仪（EJ-COD101A）根据HJ828-2017水质化学需氧量的测定(重铬酸盐法) 遵循了****（ISO）和国家标准（HJ）的基本原则，保证了回流加热微沸2小时的消解操作，试剂溶液的配制和加入量都和HJ法一致，确保可靠**的分析结果。

产品特点

智能COD回流消解仪采用PLC工控系统进行定时控制单路单控、一键启动、自动控温、微沸状态120分钟自动倒计时，可对10个消解回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管，并以风冷技术取代全水冷却方式，既可以节水又能使仪器规范化，同时还提高了仪器使用的安全性。仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照HJ828-2017，低于50 mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高**度，高于700mg/L的COD水样，可以通过水样的比例稀释来完成测定。

主要特征

- 1、消解孔采用远红外陶瓷加热源，耐高温、耐腐蚀、受热均匀
- 2、国标250ml锥形瓶，消解结束可滴定测量，方便摇匀。
- 3、微电脑控制，7寸触控屏操作，10个加热消解位，每一位独立控制。
- 4、可以设定消解时间，消解完毕后，仪器自动停止加热，可无人看管。

5、样品消解完毕后，超大风量交流风扇继续工作，辅助样品冷却。

6、毛刺冷凝管，风冷和水冷双模式确保提供高效的冷凝回流效果。

技术参数

产品型号 EJ-COD101A

测量范围 10 ~ 1000mg/L (大于1000mg/L的水样稀释后测定)

消解时间控制 0分钟 - 200分钟 (用户可通过按键自行调整消解时间)

消解温度 室温-350 ，各加热炉设定温度可随意调节

消解样品数 10位

加热功率 300W

冷却方式 风冷+水冷

加热材质 远红外陶瓷加源

2小时回流国标法智能cod回流消解仪厂家承诺

1.严格的质检程序

上海恩计仪器的每一道生产工序都必须经过厂内质量检验部门检查、试验，合格后开具转移单，重要的填写检验记录，凭转移单才能转下一道工序或者出厂。上海恩计对设备质量把关十分苛刻，只为做出高品质的优良稳定实验仪器，让您在使用中得到更好的体验，在您科学实验工作的路上助您一臂之力！

2.超长的保修期限

凡是购买我们实验仪器设备都包邮，送货上门，所有仪器用户验收后质保一年，因产品质量产生的一切费用由我方承担。超保质期后所有零配件低价终身长期供应，终生提供维修服务。

3.完善的售后服务

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，恩计在接到通知后，维修人员保证在1-2小时内电话技术指导，接到故障电话后必定24小时内做出解决方案。