

成都全不锈钢实验室小型喷雾干燥机

产品名称	成都全不锈钢实验室小型喷雾干燥机
公司名称	成都杰玛仪器有限公司
价格	9880.00/台
规格参数	
公司地址	四川省成都市青白江区凤祥大道868号
联系电话	18880452462

产品详情

产品简介：

本产品主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末，对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性，适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等，因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温，故只是瞬间受热，能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。

食品、医药品领域

奶粉、蛋黄、酱油、咖啡、淀粉、蛋白、
荷尔蒙、血清、抗生素、酵素、香料、提取物有机化学领域

腊、染料、洗涤剂、表面活性剂、农药、防腐剂、合成树脂、等无机化学领域

铁酸盐、陶瓷、复印用粉末、磁性材料、金属粉末、
感光材料、各种工业药品、样品废液等各种汽车、船舶推进用燃料电池开发领域。

全不锈钢喷雾干燥机主要特征:

采用彩色大触摸屏操作，自带记忆功能，

2.全自动控制：一键式开机，设定喷雾工艺参数后，温度到达预定温度，

3.手动控制：如需在实验过程对工艺参数进行调整，可手动调整，整个实验过程彩色触摸屏动态显示（动画）。

4.关机保护功能：关机时只需按停止键，机器除风机外停止运行，设备不会因为误操作（关风机）而导致加热部分烧坏。

5.采用实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，加热控温精度 ± 1 。

6.为了保持样品的纯净，配备了进风口过滤器。

7.进料量可通过进料蠕动泵调节，小样品量可达50ml。磁力搅拌器可选

8.干燥后的成品干粉，颗粒度较均匀，

9.设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整；

技术参数:

1、整个实验过程彩色触摸屏动态显示（动画）

2、进风温度控制：30 ~ 400

3、出风温度控制：30 ~ 200

4、蒸发水量：1500mL/H ~ 2000ml/h

5、大进料量：蠕动泵可调大为2000ml/h

6、小进料量：50mL

7、可升级成双级分离收集系统

8、实时PID控温技术，进风温度和出风温度实时在线显示，控温精度 ± 0.5

9、干燥时间：0.8 ~ 1.0S

10、具有误操作保护功能，当风机和加热器开关使用顺序按错时，机器自动提醒，防止新手误操作损坏机器。

11、有机溶剂喷雾干燥机具有关机保护功能：关机时机器除风机外停止运行，设备不会因为误操作（关风机）而导致加热部分烧坏。

12、彩色LCD触摸屏参数显示：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率

13、喷嘴口径：0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选，并可根据要求定制

14、整机功率：3.8KW/220V

15、设备尺寸：1380mm(高) × 770mm (长) × 590mm (宽)