

# NH-1000型矽石泥化翻转试验仪

产品名称	NH-1000型矽石泥化翻转试验仪
公司名称	鹤壁市天润电子科技有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	品牌:鹤壁天润 型号:NH-1000 产地:河南鹤壁
公司地址	鹤壁经济开发区东杨工业区杨庄东路1号院
联系电话	6852003 13603925078

## 产品详情

### NH-1000型矽石泥化翻转试验仪

#### 产品介绍

矽石泥化试验翻转仪是将矽石先过筛，制备成5.6--2.8 mm粒级的试样，干燥后的试样置入翻转瓶中加水搅拌。对所形成的悬浮液用孔径500 μm的试验筛进行筛分，筛上物干燥称重。然后用沉降法测定10 μm以下的细泥含量〔%〕的仪器，按照MT-T109-1996《煤和矽石泥化试验方法》的要求。适用于煤炭、冶金、焦化部门及科研单位的实验室使用。

#### 主要技术参数

主轴转速：40r/min

显示方式：LED数码显示，开机自动复位

电源电压：220V ± 10% 50Hz ± 1Hz

电机功率：10W

外型尺寸（长×宽×高）：400mm × 400mm × 860mm

重量：约20kg

## 结构概述

1. 研石泥化试验装置：翻转速度为40r/min.

图中：1-洗瓶；2-传动装置；3-手轮；4-支座；5-底座

2. 试验筛:规格为筛孔基本尺寸5mm,2.8mm,1.0mm和500m。试验筛应符合GB 6003-85的规定。

3. 恒温水槽。圆形，直径为300 mm,高300 mm，材质:有机玻璃或不锈钢等。

4. 改制型安氏(Andreasen)沉降装置

翻转仪主机按键功能说明：

- 1、“启动”键，按下启动键，主动碗转动。
- 2、“方向键，与“修改”键配合，改后参数按“ ”存贮数据。
- 3、按“功能”键开机初始化出厂设置。
- 4、“修改”键用于设置时钟和转动时间。

p style="line-height: 29px">翻转仪主机操作说明：

将电源接通，打开电源开关后，复位显示时钟。按启动键主动碗转动。同时显示运行的时间，到设定的计数时，停止转动，声音报警提示。