

实验室玻璃减压精密精馏装置

产品名称	实验室玻璃减压精密精馏装置
公司名称	成都杰玛仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	四川省成都市青白江区凤祥大道868号
联系电话	18880452462

产品详情

产品介绍：JM-DIC1L实验室玻璃精馏装置可作为常、减压精密精馏小试实验，减压精馏适用范围为0~0.098MPa,塔釜温度控制在0~300 之间，回流比自动调节可在1:99/99:1之间任意选定。精馏塔径的选择必须同塔釜容积相匹配，塔釜过大塔径小，精馏时易冲料，塔径偏大，填料表面载液量多会影响精馏的效率，塔的高度选择，根据实际需要精馏的产品多种组分中，难分离的两个组分沸点相差的温度来决定，温度相差越大精馏塔高度选择越矮，反之温度越接近则精馏塔高度选择越高。除此塔高还与被精馏的产品纯度有关，纯度高塔高则低，纯度低塔高则高。配置清单：

1000ml电加热精馏装置清单

序号	部件详细规格	规格	数量	单备注
1	玻璃部件 四口烧瓶	1000ml/24 1 #加厚	只	
2	导气管	塔釜通气	支	
3	温度计套管	塔釜温度 测量	支	
4	电加热塔	内径24m m/高度13 00mm	根	
5	精馏头	24/5225 外 回流电 磁阀控制	只	
6	温度计套管	14#精馏头 温度测定	支	
7	直空接料管	直空状态 下取样， 换接料瓶	只	

8	直空取样瓶	15ml	只
9	接料瓶	500ml	只
10	接料瓶	250ml	只
11	电器部件	电磁阀	24v 精馏 1 只电子部件 头回流比 控制 , 一年保 修, 两年 免维修费
12	铂电阻	PT100 精度0.1 /塔顶温度 /塔釜温度	台
13	回流比控制器	ANT-01数 显回流1 99, 0.1 秒精度设 定	台
14	精馏温控台	T01 四路 温度塔釜 , 塔顶温 度显示, 精馏塔上 下两段温 度控制	台
15	电加热套	1000ml	台
16	安装部件	不锈钢操作台 整体宽121 00mm, 高2200m m	套不需要安 装架, 可 提供简单 安装架图
17	专用夹具	不锈钢304 长40cm, 杆径19m m不锈钢 管25mm , 壁厚1.5 mm	套
18	专用十字夹	开模大口 径夹具 夹持26m m	只
19	不锈钢升降台	200*200m m	台
20	其他部件	填料	不锈钢丝 3 包 网3*3200g /包
21	直空硅脂		盒