

小型实验室油冷却机的正常运行维护介绍

产品名称	小型实验室油冷却机的正常运行维护介绍
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

在日常使用小型实验室油冷却机中还要定期进行维护保养，制冷系统的冷凝器定期清理，对于活动部件应按说明书加油润滑，电器控制系统定期维护检查等。

- 1、要检查制冷机组的排气和吸气压力是否正常值偏低，而且吸气压力呈抽暇情况，说明制冷剂量缺少。至此，对制冷系统进行查漏，用检漏仪和肥皂水的方法检查。
- 2、由于是温度坚持不住，检查设备在工作进程中能否可以发起，在环境实验设备工作进程中都可以发起，说明从主电源到各压缩机的电器线路正常，电器系统方面也没有疑问
- 3、在使用小型实验室油冷却机前，检查有无足够的传热媒介、有无压力，若出现异常千万不能将机器进行强行启动，否则会造成机器的损坏，可能还会酿成事故。
- 4、连接小型实验室油冷却机的喉管可以采用耐高温的管材，油管接驳锁紧，并于开机后再检查一遍，以免松脱。水源及散热水塔周围环境恶劣时，冷却水回路可以安装Y型过滤器，定时清理，保证小型实验室油冷却机冷却系统正常动作。

5、然后应由专人操作管理，发现异常及时停机并查明原因、排除故障，严禁带故障运行机组调整后已达工作状态。特别注意的是用户不要随意更改已设置的运行参数，且在正常使用期内不能断开，以保持压缩机油加热器的正常运行。