

智能温控电阻炉

产品名称	智能温控电阻炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	炉膛:轻质氧化铝纤维 温控:智能触摸屏 加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

注意事项

- 1.使用时切勿超过电阻炉的高温度。
- 2.装取试样时一定要切断电源，以防触电。
- 3.装取试样时炉门开启时间应尽量短，以延长电炉使用寿命。
- 4.禁止向炉膛内灌注任何液体。
- 5.不得将沾有水和油的试样放入炉膛；不得用沾有水和油的夹子装取试样。
- 6.装取试样时要戴专用手套，以防烫伤。
- 7.试样应放在炉膛中间，整齐放好，切勿乱放。
- 8.不得随便触摸电炉及周围的试样。
- 9.使用完毕后应切断电源、水源。
- 10.未经管理人员许可，不得操作电阻炉，严格按照设备的操作规程进行操作。
- 11.使用时炉膛温度不得超过高炉温，也不要长时间工作在额定温度以上。
- 12.工作环境条件为：温度0~50℃，相对湿度<80%，无导电尘埃，无易燃易爆物品和腐蚀性气体。

13. 使用时炉门要轻开轻关，以防损坏机件。

14. 在炉膛内取放样品时，应先关断电源，并轻拿轻放，以保证安全和避免损坏炉膛。

15. 为延长产品使用寿命和保证安全，在设备使用结束之后要及时从炉膛内取出样品，退出加热并关掉电源。

16. 设备环境大气压力：大气压下。