

尼康体视SMZ745显微镜祝兔飞猛进！

产品名称	尼康体视SMZ745显微镜祝兔飞猛进！
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:尼康 型号:SMZ745 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

尼康体视SMZ745显微镜祝兔飞猛进！

尼康体视显微镜SMZ745参数报价

用于基因芯片、生物芯片、医学研究、生物科学、药物学等各学科基础理论研究和临床诊断，也被广泛用于工业、农业、畜牧、刑侦、法医鉴定、环保工程、预防医学等域内的分析检测。

SMZ745/SMZ745T体视变焦显微镜

同中好的机型全新登场采用 7.5 倍变焦机构和115mm

工作距离同步支持视频观察和图像拍摄的三目镜

SMZ745 SMZ 745T

同中好的 7.5 倍变焦机构，变焦范围0.67 ~ 5 × 可进行广范围的观察。

拥有高倍率/高倍变焦机构的同时，还实现了 115mm

的长工作距离，因此使用范围也变得更大。

一键式操作即能实现视频实时观察和图像拍摄。可安装尼康显微镜用的数码成像系统（D S 系列），轻松实现视频观察和图像拍摄。照明装置、底座等、准备了丰富的附件。

现场适应强，结构合理的「3A系统」

Air-tight（SMZ745）结合部密封性好可防止灰尘、油烟、水滴等进入的构造。Anti-mold（SMZ745/SMZ745T）即使在高温多湿的环境下也可放心使用，是尼康特的防锈构造。

Anti-

Electrostatic（ESD）（SMZ745/SMZ745T）显微镜有快速消静电的涂层，防漏电构造。

各倍率的焦点深度表（使用C-W10 × 目镜时的物体侧焦点深度）

辅助物镜	变焦倍率	焦点深度 (mm)				
无	0.8 ×	1.38				
	3 ×	0.152				
	5 ×	0.097				
0.5 ×	0.8 ×	5.519		0.608	0.388	
	0.7 ×	2.816		0.31	0.198	
2 ×	1.5 ×	0.613		0.068	0.043	
		0.345		0.038	0.024	

焦点深度 (mm) 的计算方法 (基准波长为550nm时)