

5升恒温检定槽CHGH-1高精度恒温水槽油槽

产品名称	5升恒温检定槽CHGH-1高精度恒温水槽油槽
公司名称	杭州川恒实验仪器有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:川恒仪器
公司地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路1722号409B室
联系电话	18969078751

产品详情

5升恒温检定槽CHGH-1高精度恒温水槽油槽主要特征：

具有内外循环作用，循环泵可以把槽内介质外引,建立第二恒温场，起到实验容器降温或恒温作用。

采用进口全自动PID温度设定程序及进口温度传感器，控温精度高。

高精度恒温油槽微机智能控制系统，升温迅速，温度稳定，操作简便。

LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值，数显分辨率0.01 或0.1 ，触摸按键操作方便。

恒温水槽：室温 ~ 100 、恒温油槽：室温 ~ 200 。

可选配冷水循环装置，通入自来水实现体系内部快速降温，适合于高温下放热反应的温度控制。

外壳采用镜面防老化静电喷漆技术，内胆采用304不锈钢材质。

5升恒温检定槽CHGH-1高精度恒温水槽油槽技术参数：

型号	温度范围 ()	温度波动度 ()	数显分辨率 ()	工作槽容积 (mm)	槽深度 (m)	工作槽开口 (mm)
CHGH-15	室温~100	± 0.005~ ± 0.01	0.001/0.01	300 × 250 × 200	200	235 × 160
CHGH-20	400 × 330 × 150	150	310 × 280			
CHGH-25	280 × 250 × 300	300				
CHGH-30	400 × 330 × 230	230				
CHGH-1	0.01	0.01	250 × 200 × 400	400	180 × 140	
CHGH-3	280 × 250 × 400					
CHGH-15A	室温~200					

CHGH-20A	$\pm 0.005 \sim \pm 0.02$
CHGH-25A	
CHGH-30A	
CHGH-2	0.02
CHGH-4	

-80 的智能恒温槽温度只能降到-60 ，是什么原因？

低温恒温反应浴槽的冷凝器脏：就是智能恒温槽运行后能吸风的地方，有好多散热铝箔片，看上面是不是脏了，如果脏了就清理一下，用氮气吹吹；离墙是不是太近了，如果近就移动的稍微远些，因为留的通风空间不够，空气不能正常流通，温度散不出去就不能降温；介质是不是浓度低：介质在用一段时间后，空气中的冷凝水就会到介质中，在低温下变稠，冷量传不过去，温度就降不下来，如果低温状态下介质很稠，不能正常流动，或结冰就需要换介质。