

# 实验室玻璃仪器电子天平,玻璃仪器加工定制

产品名称	实验室玻璃仪器电子天平,玻璃仪器加工定制
公司名称	北京盛坤海利科技发展有限公司
价格	506.00/台
规格参数	品牌:其他 货号:2000g/0.5g,T 规格:2000g/0.5g,T
公司地址	北京市朝阳区金盏乡东窑村307号(注册地址)
联系电话	13381165756 18610930088

## 产品详情

北京玻璃仪器加工定制,北京盛坤海利科技发展有限公司,公司主打玻璃仪器,给客户配备实验室里各种实验台,通风柜,实验设备,玻璃仪器,实验耗材,化学试剂,如:全木实验桌,钢木实验桌,全钢实验桌,干燥箱,培养箱,箱式电炉,离心机,电电热套,水浴锅,电动搅拌器,磁力搅拌器,电子天平,分析天平等。加工各种规格的层析柱,冷凝管,四口烧瓶,三口烧瓶,锥形漏斗,蒸馏头,连接管,等等。同时销售标准各种玻璃仪器。如:容量瓶,烧杯,量筒,比色管,刻度离心管,和实验室所需各种实验耗材,如:手套,口罩,毛细管,硅胶管,硅胶塞,橡胶塞等等。

## 电子天平使用方法及注意事项

### 使用方法

- 1、操作界面认识:“ON/OFF”开关键,“TARE”去皮键,“CAL”调校键,“CF”清除键
- 2、预热天平:按机后电源开关键,显示全8,预热30分钟以上
- 3、天平应该处于水平状态
- 4、天平显示器稳定的显示零位,否则应按“TARE”去皮键清零
- 5、打开天平旁门,放入器皿关好门,待稳定后,记下读数或按去皮键零键清零
- 6、打开天平旁门,往器皿上加放称量物品,待稳定后记下读数
- 7、取下器皿和样品,并按去皮键清零,以备再用。如暂时不用,可按开关键关闭电子天平,如长时间不用,应该拔掉电源。

## 注意事项

- 1、天平应放于稳定的工作台上，避免震动，阳光照射及气流
- 2、严禁对秤盘进行冲击或过载，严禁用溶剂清洁外壳，应用软布清洁
- 3、电子天平选择的电压档，应与使用处的外接电源电压相符 4、电子天平应处于水平状态
- 5、电子天平应按说明书的要求进行预热
- 6、称量易挥发和具有腐蚀性的物品时，要盛放在密闭的容器内，以免腐蚀和损坏电子天平
- 7、天平室内温湿度应恒定，温度应在20℃，湿度应在50%左右
- 8、定期对天平进行校正，使其达保持在最佳状态。