

- 1、使用前仔细检查仪器，玻璃瓶是否有破损，各接口是否吻合，注意轻拿轻放。
- 2、用软布（可用餐巾纸替代）擦拭各接口，然后涂抹少许真空脂。（真空脂用后一定要盖好，防止灰砂进入。）
- 3、玻璃反应釜各接口不可拧得太紧，要定期松动活络，避免长期紧锁导致连接器咬死。
- 4、先开电源开关，然后让机器由慢到快运转，停机时要使机器处于停止状态，再关开关。
- 5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧，容易损坏玻璃。
- 6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹，污渍，溶剂剩留，保持清洁。
- 7、停机后拧松各聚四氟开关，长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
- 8、定期对密封圈进行清理，方法是：取下密封圈，检查轴上是否积有污垢，用软布擦干净，然后涂少许真空脂，重新装上即可，保持轴与密封圈滑动。
- 9、电气部分切不可进水，严禁受潮。
- 10、必须采购原厂配件，随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
- 11、对玻璃反应釜做任何修理或检查时，一定要先切断电源，水源。

用途

适用于玻璃反应釜提供低温反应、中温反应、高温反应、反应部分可以做成真空密封结构、做刺漏反应、连续反应。

技术参数

基本参数	型号	DF-10L	DF-20L	DF-30L	DF-50L
	反应瓶 (L)	10	20	30	50
	瓶口数	5+1			
	转速	0-600rpm			
	搅拌轴径(mm)				
	浴锅加热功率	3KW	3KW	3KW	6KW
	加热范围及控温精度	RT~200 ° C ± 0.2 ° C			
	搅拌功率 (w)	120W			
	电压/频率	220V/50Hz			
	外形尺寸(mm)	640*560*1880	690*610*2080	750*670*2250	780*710*2250
功能配置	PTDFE组合密封	标配			
	机械组合密封	选配			
	变频调速	标配			
	转速数显	标配			
	温度数显	标配			
	固体投料	125mm	125mm	125mm	125mm
	加料阀	34#	34#	34#	34#
	测温管	24#200mm	24#230mm	24#300mm	24#350mm
	蒸馏/回流装置	500ml			
	5-50L收集装置	选配			
	冷凝器	直立双重蛇形冷凝器			
	恒压滴液漏斗	34#1000ml	34#1000ml	34#2000ml	34#2000ml
	下放料离地	370mm	480mm	600mm	600mm
	浴锅放液	标配			
	冷却盘管	选配			
	防爆电机	选配			
防爆控制器	选配				
柱形釜体加釜盖	选配				
球形釜体加釜盖	选配				

