

# 化学实验室玻璃仪器,实验室玻璃仪器加热板

产品名称	化学实验室玻璃仪器,实验室玻璃仪器加热板
公司名称	北京盛坤海利科技发展有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:其他 货号:其他 用途:实验室
公司地址	北京市朝阳区金盏乡东窑村307号(注册地址)
联系电话	13381165756 18610930088

## 产品详情

北京玻璃仪器加工定制,北京盛坤海利科技发展有限公司,公司主打玻璃仪器,给客户配备实验室里各种实验台,通风柜,实验设备,玻璃仪器,实验耗材,化学试剂,如:全木实验桌,钢木实验桌,全钢实验桌,干燥箱,培养箱,箱式电炉,离心机,电电热套,水浴锅,电动搅拌器,磁力搅拌器,电子天平,分析天平等。加工各种规格的层析柱,冷凝管,四口烧瓶,三口烧瓶,锥形漏斗,蒸馏头,连接管,等等。同时销售标准各种玻璃仪器。如:容量瓶,烧杯,量筒,比色管,刻度离心管,和实验室所需各种实验耗材,如:手套,口罩,毛细管,硅胶管,硅胶塞,橡胶塞等等。

## 实验室加热板的使用说明及使用事项

实验室加热板经济实用,外观简洁大方,基本满足客户大部分的加热要求,是为了满足实验室和化学生产中小规模的加热消解、煮沸、蒸酸等实验处理而开发

设计的产品。适用于工矿企业、医疗卫生、环保、生化、科研等单位实验室做化学分析,物理测定,热处理等物品的烘培,干燥和作其它温度试验。

使用步骤:

- 1.检查各接线是否连接好;
- 2.连接电源,并打开电源;
- 3.按温度设置按钮,设定至所需温度。

- 4.电热板开始加热，直至数字显示至设定温度。
- 5.使用完成，关闭电源，让电热板自然冷却至室温。

注意事项：

- 1.电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象。
- 2.电热元件应放置干燥,避免浸水以影响它的绝缘性能。
- 3.安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符,使用电压是否一致。
- 4.安装以后应再检查内六脚螺栓,接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧,以免热胀冷缩影响产品的寿命。
- 5.应在固定电压下使用。
- 6.长时间不用需拔掉电源插头，并将加热板放在干燥处并套好塑料防尘罩。

BDJK实验室加热板的优点：

- 1.板面采用德国肖特微晶陶瓷，耐酸碱耐腐蚀；
- 2.纳米热能技术、加热快、升温速率每秒5度计算；
- 3.纳米陶瓷发热体、\*远红外热辐射、穿透力强；
- 4.发热面积大、温度均匀；无机械发热组件、无任何磁场干扰；
- 5.微晶陶瓷加热面板冷热冲击700度、膨胀系数等于0、可长时间持续干烧。