

磨滤磨杵一次性多功能过滤套装组织研磨套装

产品名称	磨滤磨杵一次性多功能过滤套装组织研磨套装
公司名称	深圳市益希医疗器械有限公司
价格	480.00/盒
规格参数	品牌:博真 规格:20套/盒 型号:200目
公司地址	深圳市福田区新天世纪商务中心A.B座A3104
联系电话	13684987891

产品详情

魔滤——标本过滤和研磨多面手

临床上：

对于骨髓、外周血、体液等标本，由于抽取后不可避免出现凝固或蛋白沉淀，为避免仪器堵塞，需在处理前/上机前进行过滤操作，然而，买来尼龙滤网，我们却需要自己裁切，然后再用镊子小心地夹住折成漏斗状，对于动手能力不好的童鞋，难度亦不小。

而对于淋巴结或肿瘤组织时，更加犯难了：

用剪刀剪吧，很难彻底剪碎；

买个组织研磨器吧，好贵啊，而且还需要买他们的研磨转子，又是很贵的耗

材，此外，组织研磨器对于一些丝线状的穿刺活检组织很难研磨；

用胰酶消化，也还是需要先剪得很碎，而且对细胞影响甚大。

为了解决上述难题，流式中文网急大家所

急，发明出【魔滤 MagicFilter】（见右图），

这种一次性标本过滤和研磨多面手，与流式管

完美贴合，内置 200 目尼龙滤网，设计有便利

手柄，便于固定操作，滤器内壁设计有专利性

特殊研磨齿，高效研磨组织且对组织损伤小，

配合细胞保存液，实现极高的细胞得率和活性。

利用【魔滤 MagicFilter】，既可进行实体

组织轻松研磨，又可进行常规的骨髓、外周血、

体液、组织等标本上机前的过滤操作，防止堵塞机器。一举多得，价格还特便宜。过滤操作就不做讲

解，【魔滤 MagicFilter】置于流式管上，加入样本即可快速滤至流式管内。

研磨操作在此稍做图文讲解：

1、将【魔滤 MagicFilter】置于流式管上，完美 2、先加数滴细胞保存液，湿润【魔滤 MagicFilter】

贴合。内壁。

3、将组织剪成小块状（如下图大小即可），4、拿起您的小镊子，夹住组织块，轻轻在

小的穿刺组织直接放上去，无需剪切。专利性研磨齿上左右、上下不断摩擦。

5、等到剩下zui后的纤维组织或磨不掉的筋膜时，结束，快速加入几滴细胞保存液，然后再加入5倍

体积的 PBS，即可完美解决掉该组织块。

6、zui后，浓厚的细胞悬液，在细胞保存液的保护下，会让您对实验结果信心倍增。