

北京MVS-83霉菌锅

产品名称	北京MVS-83霉菌锅
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松洋 型号:MVS-83 产地:中国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

北京MVS-83霉菌锅

1.尺寸：腔体尺寸 370 × 795

设计容积83L

外观尺寸600（宽度）× 620（纵深）× 1005（高度）mm

2.温度范围：灭菌温度115~135 保湿温度45~60 溶解温度60~115

3.重量（整机）90KG

4.排水管直径： 15mm

附属品：排水软管1条、前冷却桶1个、后冷却桶1个、后冷却桶支架1个

选配品：灭菌提篮-堆叠容纳3个；物体温度传感器PT100

安全装置：安全阀-超过0.235Mpa排气；突跳式温控器-限定桶体底部温度

运行模式：普通灭菌-可对水、培养基、试剂、液态食品等液体进行灭菌处理；灭菌保温-灭菌后可对物品进行保温；器械灭菌-烧瓶、烧杯、培养皿等能够耐受极速减压的器具进行灭菌；溶解保温-

将培养基溶解后进行保温

参数设置：灭菌温度135

使用温度范围灭菌115 ~135

保温45 ~60

溶解60 ~115

定时范围灭菌0~5小时59min

溶解0~5小时59min

保温0~72小时59min，分辨率1min

其他功能：

容器内置蒸汽源-内置4kW加热丝，每次工作要确保倒入足量水

排放蒸汽迅速降温-独特结构避免冷却蒸汽用水沸腾

声音提示-每个阶段运行的开始和接头都有相应的“滴”声提示

海拔高度-说明书里面说明能在0~3000m海拔高度使用，实际可以0~4000m

系统时间设定-更改控制系统内部时间

灭菌计数功能-带有灭菌字样模式灭菌阶段完成后，自动累加计数

快速冷却功能-1个轴流风机和1个罩极风机冷却阶段开启，快速冷却容器内温度

自带水桶-方便移动，避免蒸汽外排

加水方便-打开上盖放入灭菌用水

排放口- 15mm排水口，灭菌用水排放方便

可控蒸汽排放温度-蒸汽排放温度调节范围：沸点~（沸点+45℃）

报警功能（常见报警及产生原因）

温度传感器异常-3个PT100传感器故障

水位过低，请补水-干烧、缺水、漏气或漏水、排气口堵塞、底部温度传感器异常触发报警

加热异常-高于139

检查温度传感器2头部位置是否正确-高于140

门锁无法锁定-容器内部温度太高，上盖锁不紧

门锁无法解锁-把手行程受限锁不紧

压力异常高-压力超过0.33Mpa、灭菌阶段压力值高于压力温度对照表对应值0.04Mpa

压力异常低-灭菌阶段压力值低于压力温度对照表对应值0.04Mpa

未加热-2分钟内温度一直不上升

主控板故障-主控板故障

人机交互

快开门机构-单手按压上盖另外一只手左右划动把手，实现上盖的开启和关闭

隐藏式前冷却桶-式样美观

冷却桶水位观测窗-观测窗位于机器前侧，方便观察水位高低

5寸真彩触屏-同屏显示温度、压力、时间，一目了然

触摸操作-和手机操作方式一致，设定便捷

智能管理

参数设定简单-界面如手机APP界面输入参数一样，简单直接

智能芯片-微电脑智能化过程控制

断电参数记忆-参数保存后关闭电源也能够保存，不丢失

程序阶段提示-阶段的开始都有声音提示，触摸屏有相应的进度曲线颜色区分

休眠功能-超时未操作锁紧上盖

16种预置程序-每个模式包含4种程序，共计16种程序

分级管理

密码权限-避免维修人员或技术人员参数设定被误更改

校准精度-校准精度0.1

一键快速执行-应对大量重复性操作，避免重复操作导致的错误

预约定时启动-到年月日时分，方便工作时间调整

药厂、实验室

标准G1/2接头-预留2个标准G1/2螺纹接口，可以接连温度、压力监测设备，应对GMP、GLP需求

互联网

RS485-预留485接口，可根据需求实现远距离控制

闭环控制