

换气老化试验箱 强制换气老化试验机 自然换气老化试验箱

产品名称	换气老化试验箱 强制换气老化试验机 自然换气老化试验箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（ 注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

空气热老化试验箱主要适用于电线电缆、塑料、橡胶等行业作自然通风热老化实验。也可用于工矿企业、科研单位、大专院校等实验室作高温试验。

一、使用方法:

- 1、按不同的试样和不同的标准制备试样。
- 2、将制备好的试样垂直悬持在老化箱中的有效工作区，每个试样相互间的距离应少于20n。
- 3、试样应在老化箱中按有关电线电缆产品标准中规定的温度保持规定的时间。

4、老化结束后，应立即从老化箱中取出试样在环境温度下存放至少16小时，且应避免阳光直接照射。

注意事项:

- 1、空气热老化试验箱在操作当中，除非有必要，请不要打开箱门，否则可能导致下列不良的后果。
- 2、试验箱在安装时箱体外壳必须接地，如果试验箱没有接地，一旦漏电则会有电击的危险。
- 3、如果箱内放置发热试品时，试品电源控制请使用外加电源，不要直接使用本机电源。
- 4、电路断路器和超温保护器是提供本机测试品以及操作者的安全保护，故请定期检查
- 5、在垂直于主导风向的任何截面上，试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。
- 6、在刚开始一周内做高温时有烟雾及异味排出均属正常现象:因为试验箱在制造时，使用的钢板上面有润滑油，所以新的试验箱在刚开始使用高温时会产生油烟被烧烤产生的异味。
- 7、试验结束工作后，不要立即打开工作室大门，以免遭受冷气、热气流对操作员的冲击。如必须马上取出试验样品，必须配戴隔热手套，以免烫伤。
- 8、所有试样应均匀放置，试样的放置应保证工作室有效空间内。
- 9、试验工作结束，不用试验箱时，务必关掉总电源开关。
- 10、请仔细阅读热老化试验箱说明书，方可操作本机。