

不锈钢台式塑料热换气老化试验箱 高温换气老化测试箱 橡塑老化箱

产品名称	不锈钢台式塑料热换气老化试验箱 高温换气老化测试箱 橡塑老化箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	37000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

[高温换气老化试验箱的正确使用步骤如下]

- 1、打开总电源开关，仪器接通后，显示屏亮起，显示两行数值。行值即PV线)表示测量温度，第二行(即V线)表示设定温度。如果设定温度与规定温度不一致，则需要设定温度(温度一致时不需要此操作)。
- 2、按一下“OK”键，此时第二行数值闪烁进入温度设定状态，按””、“”和”-”键进行温度设定值调节
- 3、温度调整到规定温度后，按”确定“键两次返回初始显示(即启动时的界面)。此时，第二行显示的值变为刚完成的设定值，温度设定完成
- 4、使用温度升至规定值后，按试样要求进行样品测量操作

5、设定好试验的总时间及换气的停止时间与试验次数，打开老化箱电源、转换气开关。

6、温度恒定后，打开换气老化试验箱门，将编号的试件牢固地放在其转盘上，不得相互接，关闭箱门，打开“旋转”开关，观察温度，恒温后记录试验开始时间。

高温换气老化试验箱采用热风循环，促进试件的老化。内箱气密性强。内箱设有抽换空气装置，并设有超温自动切断保护装置，箱体采用数控机床加工，美观新颖，无反作用手板，操作方便。大观察窗配有灯，保箱体明亮，钢化玻璃可随时清晰观察箱体状况，热风循环系统中风机和特殊风管组成，可在高温下连续运行，工作室温度均匀。