

HJ-4A多头磁力加热搅拌器批发进价

产品名称	HJ-4A多头磁力加热搅拌器批发进价
公司名称	金坛环保分析仪器总经销
价格	1188.00/台
规格参数	
公司地址	常州金坛市西门大街110号
联系电话	0519-82873186 18961100032

产品详情

金仪网-实验室装备批发商城 (jintan17.com) 专业批发分销实验室仪器, 详细报价请咨询: 18961100032

一、性能 1、电源电压: $220V \pm 10\%$ 50HZ 2、电机功率: 单个电机25W X4

3、热丝功耗: 单个热丝最高100W X4 4、磁钢转速: 最高2000转/分 二、使用方法 当用本仪器时, 首先请检查随整机配件是否齐全, 然后按顺序先装好夹具, 把所需搅拌的烧杯放在镀铬盘正中, 加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中, 然后先插上仪器接插的电源插头, 再接通电源打开电源调速开关, 指示灯亮, 即开始工作, 调速是由低速逐步调至高速, 不允许高速档直接启动, 以免搅拌子不同步, 引起跳动。温度控制把探头对号插入插座, 调置温控旋钮到所需温度即可, 不工作时应切断电源, 为确保安全, 使用时请接上地线。仪器应保持清洁干燥, 严禁溶液进入机内, 以免损坏机件, 防止剧烈震动。 三、注意事项

1、搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时, 请切断电源检查一下烧杯底是否平, 位置是否正。同时请您测一下, 现用的电压是否在220V正负10V之间, 否则将会出现以上情况。

2、加热时间一般不宜过长, 间歇使用延长寿命。

3、用电: 电源插座应采用三孔安全插座, 必须妥善接地。

4、仪器应保持清洁干燥, 严格溶液流入机内, 以免损坏机器, 不工作时应切断电源。