

钟鼎式分样器

产品名称	钟鼎式分样器
公司名称	西安中谷机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	西安市米秦路
联系电话	86-02980808080 15319963588

产品详情

钟鼎式分样器 分样器-西安中谷机械设备有限公司

产品介绍：JFYZ系列钟鼎式分样器概述在对颗粒粮食、油料进行品质检验时，除了扦取一定数量的具有代表性样品外，对样品是否进行充分混合、平均，并按量分取所需的代表性检验样品，是影响粮食油料检验测定结果的一个重要因素。目前广泛使用的粮食油料分样器，就是将取的颗粒粮食油料样品进充分混合均匀的分取的一种常用检验工具。使用方法：将分样器内部清理干净，关上漏斗开关，放好承接器，将样品从高于分样器口5厘米处均匀地注入漏斗内，刮平样品后打开漏斗开关，样品即分别流入两个承接器内的样品同时倒入漏斗内，继续混合二次，然后取出一个承接器，仍按上述操作方法继续分样，直至一个承接器的样品接近所需试样的重量为止。注意事项分样器必须与地面垂直。切忌放入稻草、麦秆之类杂物。分样格请勿任意拨动，以免产生分样误差。工作完毕之后，清理积物，保持清洁。

技术参数：型式 型号 规格 最大分量
整机高度 分样格数 分样误差 整机净重 适用范围 钟鼎式 JFYZ-A(大号)
铜芯、脚镀铬 2000克 76.5公分 36孔 小颗粒<0.6% 4.5公分
玉米、大豆、菜籽、稻谷

钟鼎式 JFYZ-B(大号) 铜芯、脚镀铬 500克 56公分 30孔
小颗粒<0.6% 1.5公分 菜籽、稻谷、小麦等
钟鼎式 JFYZ-C(小号) 铜芯、脚镀铬 250克 40.5公分 30孔
大颗粒<2% 1公分 小麦等

主要用途：
它广泛应用于粮食部门在收购、保管、加工、储运及科研、卫生、外贸等其它有关部门。