

全自动顶空进样器 色谱仪顶空进样器 进样器厂家

产品名称	全自动顶空进样器 色谱仪顶空进样器 进样器厂家
公司名称	郑州泽铭科技有限公司销售部
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号
联系电话	86-037168621110 15937103769

产品详情

[ZM-8A系列顶空进样器](#)，是我泽铭科技有限公司最新研制推出的具有一体化设计，易于操作的全自动顶空进样器。

微机控制，液晶显示，中文，英文自由切换，薄膜键盘，数字输入，液晶可显示：方法参数设置、实时工作状态、运行时间、年月日时等。有一个全面的通电自检程序，样品盘自动定位系统，还有完整的故障报警，故障提示功能。方便分析中遇到的问题及时处理。系统预存一套默认分析方法，并允许用户存储多套常用分析方法和混合运行分析方法。使用ZM-8A的键盘可对其进行完全控制，这一功能使它能够配套所有的气相色谱仪。

ZM-8A全自动顶空进样器技术参数：

ZM-8A全自动顶空进样器仪器参数：1. 样品加热温度控制范围： 室温—240 以增量1 任设；2. 阀进样系统温度控制范围： 室温—220 以增量1 任设；3 样品传送管温度控制范围： 室温—220 以增量1 任设；

4. 温度控制精度： $< \pm 0.1$ ；

5. 顶空瓶工位：16位；

6. 顶空瓶规格：标准10ml、20ml(其他规格可定制)；

7. 重复性：RSD $< 2.0\%$ (和GC性能有关)；

8. 进样加压范围：0~0.4Mpa(连续可调)；

9. 仪器尺寸：430mm × 330mm × 500mm

ZM-8A全自动顶空进样器主要特点：

ZM-8A全自动顶空进样器仪器特点：

ZM-8A顶空进样器控制色谱仪实现自动运行，连续分析，无人值守，最大程度地发挥工作效率。每次进样完成后，系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环，防止交叉污染。从进样针到传输管线的惰性进样通道是ZM-8A的标准配置。获得了完全的进样系统惰性。从样品到仪器进样口，全系统加热，消除系统冷点，降低样品峰展宽，增加分离度。使样品分析更加精确。