

小型实验室单冲压片机

产品名称	小型实验室单冲压片机
公司名称	广州雷迈机械设备责任有限公司
价格	4850.00/台
规格参数	
公司地址	广州番禺石基镇石基村段181号（番禺永和工业邨）
联系电话	020-28655154 13054429833

产品详情

产品说明

广州 [雷迈机械](#) 设备有限公司生产的单冲压片机将各种颗粒状原料压制成圆片，适用于实验室试制或小批量生产各种药片、糖片、钙片、异型片等。是一种小型台式电动（手动）连续压片的机器，机上装一付冲模，物料的充填深度，压片厚度均可调节。可根据客户要求提供各种形状的模具。

用途 本机广泛应用于医药厂、制药厂、生物工程、食品厂、保健品厂、化工厂、农药厂、兽药厂等。该机对物料适应性广，对无粘性的药粉都有很好的适应性。

适用范围

制药行业：中药片剂、西药片剂、营养素片

食品行业：糖果片、咖啡片、润喉糖、巧克力豆、调味料块

保健品行业：口含片、奶片、钙片、蜂胶片

电子电池行业：电子元件、纽扣电池

化工行业：樟脑丸、芳香球、化肥片、蚊香片、催化剂、消毒片剂、粉饼

技术参数

型号 DYP-1.5T DYP-5T DYP-6T

压力	1.5	5	6
最大直径 (mm)	12	18	25
产量(pc/h)	5000	4500	3000
填充深度 (mm)	11	16	18
电机功率(W)	550	750	1500
电机转速 (r/min)	1400	1400	1400
机器重量 (kg)	95	128	165

销售热线：13054429833 020-28655154 客服QQ：158216486 尹小姐

压片机的工作过程可以分为如下步骤：

- 1、下冲的冲头部位(其工作位置朝上)由中模孔下端伸入中模孔中，封住中模孔底；
- 2、利用加料器向中模孔中填充药物；
- 3、上冲的冲头部位(其工作位置朝下)自中模孔上端落入中模孔，并下行一定行程，将药粉压制成片；
- 4、上冲提升出孔。下冲上升将药片顶出中模孔，完成一次压片过程；
- 5、下冲降到原位，准备下一次填充。

欢迎广大用户到我公司实地考察，现场试机！