

金坛梅香供应SHY-2水浴恒温摇床

产品名称	金坛梅香供应SHY-2水浴恒温摇床
公司名称	金坛梅香仪器（低温水槽）有限公司
价格	5480.00/箱
规格参数	
公司地址	常州江苏省金坛市晨风57-7号
联系电话	0519-82300496

产品详情

水浴恒温摇床 简介：恒温振荡器主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。本机具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点，是实验室工作人员得心应手的理想设备。水浴恒温摇床 技术性能：

使用电源：220V 50HZ 整机功率：1580W（最大） 定时范围：0—120分钟

振荡频率：起动—300转/分（可调） 振荡幅度20mm（旋转） 恒温范围：室温-100 ±1.0

控温精度：±0.5 水浴恒温摇床 使用方法：首先向水箱内加入一定量的水（振动板入水2公分为宜）将需振荡培养的样品夹在托盘夹具上。接通电源（将随机所配电源插头分别插在本机电源插座上），合上电源开关（按下）指示灯亮，表明机内电源一经接通，此时将定时器先至你需要的工作时间，或选至常开“NO”位置，此时恒温控加热部分也已进入工作状态。控温部分“红”色指示灯亮表明加热工作，“绿”灯亮表明加热停止，数字所显示的度即为工室内的实际温度，0-99.9数字为预置温度选择。如你需将温度控制在某一区域，只需将数字选至需控制的某一温度上，即可进行恒温。按下振荡工作形状振荡部分即可工作，你可根据实际需要，将振荡速度选至0—300转/分范围之内。

水浴恒温摇床注意事项：1、仪器外壳应妥善接地，以免发生意外。2、

严禁各种溶液进入控制室内，以免损坏主机。3、严禁水箱内无水加热，以免烧坏加热管，造成漏油。

水浴恒温摇床 设定温度：按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按 键设定值增加，按 键设定值减小，长按 键或 键数据会快速变动，再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。（若温控仪是智能型，则另附温控说明书）。