

药品保存用15-35度冰箱

产品名称	药品保存用15-35度冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

药品保存用15-35度冰箱采用微电脑智能液晶显示温控仪，轻触式调节开关轻便灵活，并设有温报警。工作室采用不锈钢制成，外壳采用冷轧钢板制成，表面喷塑处理，制冷系统采用型压缩机。

参数介绍：型 号 箱体尺寸 容积 重量 电压 功率 温控范围
FYL-YS-151L 595×570×865mm 150L 64kg 220V 200W 0~100
FYL-YS-281L 595×570×1445mm 280L 99kg 220V 200W 0~100
FYL-YS-431L 595×675×1795mm 430L 129kg 220V 200W 0~100

产品特征：1. 的压缩机制冷技术，制冷速度，制冷剂。2. 数字式按钮控制温度，适时显示温度变化情况3. 高密度绝热层，保温效果良好。4. 采用材质，不易滋生微生物。5. 污染，，节能轻便，使用寿命长，耗电少，节约能源。6. 合理的蒸发冷凝系统设计，确保的制冷效果。7. “福意联”低温设备，可根据需要调节温度，同时满足温度的要求。8. 通过业检测机构进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测。

注意事项:1、仪器不允许在有潮湿及腐蚀性气体的环境中存放和使用。
2、使用（长时间未使用情况下）本机必须工作2小时后方能作检测，以免使用数值不准确。3、由于某些原因断电或停电，应立即关掉电源开关，若需重新启动，必须间隔30分钟以上方能开机，以免急速开机烧毁压缩机。4、在搬运时严禁将仪器倾斜45°以上。5、电压不稳定时，需用稳压器调节：220V 50H 215A 6、本仪器只可用于试验室化验用，不可做普通冰柜使用，否则不予保修。
7、严禁在不使用时长时间运行。8、本仪器经长途运输或搬运，需静置2小时以后方能使用。9、本仪器操作时必须按照说明操作，否则出现任何情况与本厂关。

药品保存用15-35度冰箱

恒温箱（柜），加温箱（柜），-（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、冰箱（柜）、小冰箱（柜）、

车载冰箱（柜）等和制造

福意联（Fuyilian）一贯秉承以人为本、自主创新，消化吸收再创新的经营理念，立志于打造品质，工艺精良的产品和服务，并为疗一线人员提供阳光的创业工场平台，为人类健康事业作出贡献。公司致力于实验室仪器设备应用性技术公司