## 成都鑫创仪器机电PHS-W系列微机型,四川煤炭分析仪

产品名称	成都鑫创仪器机电PHS- W系列微机型,四川煤炭分析仪
公司名称	成都鑫创仪器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市金牛区金府西部五金机电城18栋19-2 0
联系电话	028-82859069 13808200758

## 产品详情

PHS-W系列微机型 PHS-W系列微机型pH/mV计 PHS-W 系列微机型pH/mV 计包含 25CW, 3CW, 3BW三款型号, 仪器适用于测量液体的pH及离子电位(mV)值。 自动校准: PHS-W 系列具有二点按键校准功能, 校准时, 仪器自动 提示您需要使用的标准缓冲液类型, 您只需按提示, 将 电极传感器浸入相应的校准液中, 按ENTER键, 仪器即 会自动进行校准。 自动识别标准缓冲溶液: 校准中, 如果您错误使用标准缓冲液或使用了变质的标 准缓冲液, 仪器将自动报警并保护原校准数据。 PHS-W 系列具有的这一功能避免了用户错误使用标准 缓冲液或使用了变质的校准液而引起的校准误差。自动电极斜率及状态显示: 校准完毕, 仪器自动显示电极斜率并对电极优劣作出 判断。如果电极逐渐老化, 屏幕内的电极图标将作出 相应显示, 您可以根据图标决定是否更换传感器。 技术参数: 自动温度补偿: PHS-3BW 型 配有温度探棒, 可实时测量液体的温度值, 如果与pH复合电极一起使用, 可使仪器进行动态自动 温度补偿。. 可选标准缓冲液类型: PHS-W系列具有NIST及USA标准缓冲液组,

简捷明亮,不仅能清晰显示测量数值,而且还具有操作状态图标,使您一目了览的了解仪器的运行状况。防水键盘及电极架: PHS-W系列装配防水面板,耐酸碱,用户不必担心样品溶液洒落在仪器上而损坏仪器,伸缩自如的电极架即放即停,使用十分便捷。

您可以根据 所在国家的认定标准选择其中一组校准仪器。液晶显示屏: 仪器采用定制液晶显示屏,