

全自动运动粘度测定仪

产品名称	全自动运动粘度测定仪
公司名称	庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	甘肃省庆阳市长庆大道北段
联系电话	86-02986137759 18291859598

产品详情

1.1.1设备用途：按国家标gb/t265-88astmd445,d446,iso3104,iso3105 规定，用于测定透明及不透明液体，包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。

1.1.2设备及装置的技术规格和要求：

制造商	庆阳戴瑞特石油仪器有限公司	
执行标准	gb/t265-88 , astm d445,d446,iso3104,iso3105	
型号	drt-1102d	
主机规格	设备结构	可测量透明及不透明液体到同样精度，包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品，或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。全自动化、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计，不需人员随机操作，操作员在放样后，可离开现场，仪器可以自动完成全部任务。
	外形尺寸（mm）	440 × 240 × 630（mm）
	仪器重量（kg）	30kg

技术参数	温度范围	室温 ~ 150 ，控温精度： ± 0.01 ；（全范围任意可调）。用户可选配制冷设备， 温粘度的测定。 重复性： 0.01s 再现性： 0.02s
	测温单元	德国进口pt100温度传感器，控制范围：0-200 ，精度： ± 0.01
	运动粘度测量范围	0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、 、2.0、3.0由用户按需要选择乌式粘度计，更换方便只 左右。粘度计如有特殊要求，公司也可以订做相应的粘度计。
	显示方式	7寸彩色液晶显示屏。 ，图文显示细腻无锯齿，颜色艳丽，显示分辨率高；塑料注塑的 显示屏面框美观大方；全中文操作界面，显示直观。同时，具备权限管理功能，有效 业人员对本测定仪关键参数进行设定。
	操作系统	windows操作系统，软件免费升级，戴瑞特公司操作软件
	数据输入	触摸屏键盘输入中文、英文、数字、符号等功能
	照明系统	仪器自带照明系统，暗室或者光线不好的情况下不影响人为观察。
	测量孔数	两孔，可以同时做平行样或者不同的粘度计检测。两孔检测互不干扰。
	重复次数	1-8次任意设定，一般常用是做4次，然后取平均值
	清洗装置	脉冲式清洗器，反复清洗粘度计，（清洗液用石油醚或乙醇），仪器自动抽取清洗液 清洗后的液体会自动抽取到废样瓶中，清洗液瓶和废样瓶都带密封盖，操作过程中人 触到任何腐蚀性液体，
控制阀	日本进口控制阀，寿命长，控制进样、清洗、抽滤测试功能	
技术参数	输入系统	触摸屏输入，采用人体感应式触摸按键，无机械触点，防尘防水，抗射频干扰，使用 也可以外接键盘输入，
	检测装置	进口红外线检测器检测粘度计（光电检测），安全准确可靠，
	安全功能	仪器自带加热浴安全保护功能，如果出现加热装置不可控的状况下，只要达到仪器最 度155 ，仪器就会自动关断，防止出现着火或浴缸爆裂事故。
	打印功能	仪器内置微型热敏打印机，其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印
	误差修正	用户可根据实际情况设定参数，其可快速计算测定结果与误差，若测定结果超差本测 动进行重新测定，直至满足误差要求。
	外部输出	rs-232c 标准接口能与pc机连接，也可以连接lims系统

加热功率	主加热400w,辅助加热700w
主要特点	<ul style="list-style-type: none"> · 采用单片机控制，液晶触摸屏操作 · 测量过程包括：恒温、粘度测试、清洗、烘干全过程自动化。 · 操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务； · 实验程序可调出、修改，并无限添加； · 实验结果可储存100条实验结果，随时查阅，进行多次数据的重复性、再现性比较和计算； <p style="text-align: center;">仪器自带照明装置，方便试验中观察粘度计的测量和清洗</p> <ul style="list-style-type: none"> · 内置强大的自检功能系统，设有自动诊断故障程序，操作更加可靠； · 根据用户需要可增加制冷设备； · 内部设计rs-232c标准接口电路，可与pc机连接；也可以连接lims系统 <p style="text-align: center;">粘度指数和赛波特通用粘度自动计算，具计算机自我故障诊断程序</p> <p style="text-align: center;">可对高粘度及含蜡样品盘和废液排放系统进行预热 (50 ~ 100)</p>
环境湿度	3%—80%rh
其它参数	使用环境 10 ~ 90
电源电压	ac220v ± 10% , 50hz。最大功率：1200w
配套装置	必须配有水源，

庆阳戴瑞特石油仪器有限公司

联系人：岳项阳/18291859598

公司网址：http://www.dairuite.com