

PH测试笔 袖珍数显笔式酸度计 PH-B

产品名称	PH测试笔 袖珍数显笔式酸度计 PH-B
公司名称	广州市三赢电子科技有限公司
价格	68.00/支
规格参数	
公司地址	中国广东省广州市白云区国家高新技术产业开发区民营科技园科盛路1号
联系电话	86-02061132809 13711093114

产品详情

袖珍数显笔式酸度计

赶快咨询订购吧，

三赢电子

联系人：张讯

QQ：2412396289：1987856786

电话：15322051591，

优势：厂家 制造商 生产商

袖珍数显笔式酸度计技术指标

测量范围：0.00 ~ 14.00 pH

分辨率：0.01 pH

精度：±0.01pH(@20)

工作电压：4*1.5V (Ag13电池)

工作环境：0 ~ 50 RH < 95%

校正：一点校正

体积：152 × 29 × 15mm

重量：50克

袖珍数显笔式酸度计操作步骤

- 取下保护套。
- 用纯净水清洗电极(电极盖周围出现白色结晶盐，这是pH电极的正常现象，只要将电极浸入清水中即可溶解消失。
- 接通（推动）位于电池仓上的开关。
- 将pH计插入被测液体，直到液体浸到略底浸没线，条件允许，可使溶液浸到略高于浸没线的位置。
- 轻轻搅动，直到显示值稳定（一般要几分钟），数值极缓慢跳动或上下跳动时读取显示值为测量值。
- 使用完毕，请关掉电源，用纯水或蒸馏水清洗电极，用软纸巾吸干水后套上保护套。
- 可在保护套中滴入几滴饱和KCL溶液来保养电极。
- 关掉开关，套上保护套。

袖珍数显笔式酸度计电池安装

若显示值模糊、示值误差大或不显示，则应更换电池。更换电池时，拉出电池仓即可，注意电池极性。

袖珍数显笔式酸度计售后服务

本仪器从出厂之日起保修1年，担保由于生产和材料造成的缺陷，若在担保期间，仪器需要维修或更换，且造成损坏的原因不是使用者的粗心大意或使用不当造成的，请将仪器寄给我们的代理商或我公司，我们将予维修。

赶快咨询订购吧，

三赢电子

联系人：张讯

QQ : 2412396289 : 1987856786

电话 : 15322051591 ,

优势 : 厂家 制造商 生产商