

金坛梅香 低温恒温槽

产品名称	金坛梅香 低温恒温槽
公司名称	金坛梅香仪器（低温水槽）有限公司
价格	.00/木 纸箱
规格参数	
公司地址	常州江苏省金坛市晨风57-7号
联系电话	0519-82300496

产品详情

低温槽/低温恒温槽/低温恒温水槽 使用方法：使用前，请仔细阅读说明书，熟悉仪器及控制面板部分，用兆欧表测量电源，插头，接地是否有绝缘不良或短路情况。按温度设定方法设定好实验温度，待温度恒定之后，即可开始实验。本恒温加热解质，最好使用蒸馏水，禁止使用河水和硬质水，若用自来水，则应在每次使用后，对恒温锅内进行一次清洗工作，防止加热器上因积聚水垢而影响恒温灵敏度。

低温恒温槽 设定温度：按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按 键设定值增加，按 键设定值减小，长按 键或 键数据会快速变动，再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕，即可开启加热和循环泵开关。（若温控仪是智能型，则另附温控说明书）。