

高速离心机10种升降速冷冻低速离心机TGL-20M

产品名称	高速离心机10种升降速冷冻低速离心机TGL-20M
公司名称	杭州川恒实验仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:川恒仪器 型号:TGL-20M
公司地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路1722号409B室
联系电话	18969078751

产品详情

高速离心机10种升降速冷冻低速离心机TGL-20M技术参数：

型号	TGL-20M	可达容量	4 × 100ml
转速	20500/min	噪音	62dB(A)
相对离心力	30000xg	转速精度	± 20/min
温度设定范围	-20 ~ 40	定时范围	0-99.99min/点动
温度波动度	± 1	外形尺寸	560 × 540 × 360 mm(L × W × H)

转子类型	转子号	转速 (r/min)	相对离心力 (xg)	容量 (ml)
NO.1	角转子	20500	29800	12 × 1.5/2ml
NO.2	角转子	16000	17420	12 × 5ml
NO.3	角转子	15000	23120	12 × 10ML
NO.4	角转子	16000	23200	24 × 1.5/2.0ml
NO.5	角转子	13000	12810	48 × 0.5ml
NO.6	角转子	13000	17380	6 × 30ml
NO.7	角转子	14000	18640	4 × 50ml
NO.8	角转子	13000	17380	6 × 50ml
NO.9	角转子	10000	9690	8*50ML
NO.10	角转子	10000	9690	4*100ML
NO.11	角转子	10000	10290	12*15ML
NO.12	角转子	14000	20595	48*1.5/2ML
NO.13	角转子	13000	18510	12X8X0.2ML (PCR
NO.14	角转子	12000	14800	12X5ML

NO.15	角转子	15000	21000	6X5ML
-------	-----	-------	-------	-------

高速离心机10种升降速冷冻低速离心机TGL-20M主要特征：

- 1、采用5寸液晶大屏幕显示，热感应按钮操作，代替了老式按键操作，微控制器更**控制转速、时间和相对离心机
- 2、无刷电机驱动,转速可达转速20500，精度±20rpm；自动计算离心力RCF值，转速、离心力可以相互一键切换。
- 3、机身采用钢材结构，防爆保护内套，不锈钢离心腔，三层防护。
- 4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10g，时间控制：0-99.99MIN，精度1秒/连续离心/瞬时离心；
- 5、不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，充**簧，轻松开盖，自动化锁盖确保安全；
- 6、采用压缩机自动启停系统和ECO节能系统，精准控温，离心机使用寿命更长久
- 7、防爆自动双安全电子门锁配有门盖保护、超速和电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行
- 8、10组程序存储空间，用户可自由编程，调用，10档升降（0档为自由停车）
- 9、运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转。
- 10、品牌的压缩机、电机、转头 振动小，噪声低,转速噪声低于67dB，正常工作噪声低于62dB。
- 11、档升降（0档为自由停车），10个程序存储，后台可查看温度以及升速降速曲线数据。
- 12、可选配485接口（通过PLC控制设备），增加U盘存储数据，导出数据等

离心机的使用守则都有啥？1.离心机在预冷状态时，离心机盖必须关闭，离心结束后取出转头要倒置于实验台上，擦干腔内余水，离心机盖处于打开状态。2.转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上，或摆放在实验台上，千万不可不拧紧浮放在转头上，因为一旦误启动，转头盖就会飞出，造成事故！3.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙，如有缝隙要拧开重新拧紧，直至确认无缝隙方可启动离心机。4.在离心过程中，操作人员不得离开离心机室，一旦发生异常情况操作人员不能关电源（POWER），要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。5.不得使用伪劣的离心使管，不得用老化、变形、有裂纹的离心管。6.在节假日和晚间*后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。7.在仪器使用过程中发生机器故障，部件损坏情况时要及时与我们联系。