

# 哈希BOD测定仪，苏州BOD测定仪，BOD分析仪

产品名称	哈希BOD测定仪，苏州BOD测定仪，BOD分析仪
公司名称	苏州海灵锐环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东环南路999号
联系电话	86-051265695975 18862104458

## 产品详情

哈希BODTrakTM 分析仪 生化需氧量（BOD）分析仪

漆小姐：18862104458 QQ:1248602809

哈希公司提供的BODTrakTM 生化需氧量（BOD）分析仪根据压差法测量原理设计而成。BODTrakTM分析仪模拟了自然界有机物的生物降解过程：测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧。有机物降解过程中产生的CO<sub>2</sub>被密封盖中的氢氧化锂吸收，压力传感器随时监测测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧量BOD（即对应于测试瓶中消耗的氧气量）与气体压力之间建立相关性，进而在屏幕上直接显示出生化需氧量BOD值。

传统的稀释接种法操作繁琐、耗时，五天培养过程中需有专人看管。与此相比，BODTrakTM分析仪操作简单，测试方便，而且当BOD值小于700mg/L的水样无需稀释。将被测水样放入测试瓶中，连接压力传感器到微处理器控制装置，仪器便可自动完成后续测试，运行过程中无人看管。当到达设定培养时间后，测试系统自动关闭，实验数据存储在仪器中，可在方便时读取。

BODTrakTM分析仪可选择5天、7天、10天培养时间，可以同时做六个水样。在测试过程中，仪器每15分钟记录一次测量结果，屏幕上可以显示已经测试到的BOD值。该仪器可存储480个数据点，并可通过Hac hLinkTM软件将实验数据直接下载至计算机。

技术指标：

测量范围：0-35 mg/L 0-70 mg/L 0-350 mg/L 0-700mg/L

电源配置：输入 230V 50/60Hz；额定输出电压 20.5V

测试瓶容积：6个测试瓶(473mL/瓶)

工作温度：20 (68°F)

#### 订购指南：

货号：29524-00 BOD仪器，115/230VAC,包括北美和欧洲大陆电源线，可自动开关电源，6个测试瓶，6个磁力搅拌子，6个密封杯，药匙，50包BOD营养盐缓冲溶液粉枕和1包氢氧化钾小丸

#### 实验试剂：

14160-66 BOD营养盐缓冲溶液粉枕；300ML,50/PK

314-25 氢氧化钾小丸

14866-10 BOD标准溶液葡萄糖和谷氨酸，3000mg/L,10ML Voluette安瓿瓶，16/pk

#### 选购附件：

29601-00 Citizen PD-24 打印机；带电缆；100-240VAC

26162-02 培养箱，BOD，220/240VAC,紧凑型

2533-35 硝化细菌抑制剂 35g

29187-00 菌种 50/pkg

58360-00 Citizen PD-24 打印机的打印纸，5/PK

7144-21 473mLBOD测试瓶 琥珀色 六个/包

10977-52 密封盖

14160-66 BOD营养盐粉末包 用于配置300mL水样 50/pkg

14163-69 氢氧化锂 一次性粉末包 100/pkg

49665-00 HachLink™ 数据采集与分析软件

48129-00 数据传输线

联系人：漆小姐 QQ:1248602809

热线电话：18862104458

E-mail : [Hilda610@yahoo.cn](mailto:Hilda610@yahoo.cn)