

# 纯蒸汽取样器，风冷型纯蒸汽取样器，纯蒸汽智能取样器

产品名称	纯蒸汽取样器，风冷型纯蒸汽取样器，纯蒸汽智能取样器
公司名称	安徽鼎诺仪器科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	型号:SW6000 产地:安徽合肥 功能:纯蒸汽冷凝水取样
公司地址	安徽省合肥市高新区习友路1678号圣联香御公馆5幢2703
联系电话	15156683480 15156683480

## 产品详情

### SW6000纯蒸汽取样器，风冷型纯蒸汽取样器，纯蒸汽智能取样器

传统的纯蒸汽取样器通常采用人工水冷的方式操作，需要通过加水换水不断冷却的方式，操作过程较为繁琐，设备笨重。而风冷型全自动智能纯蒸汽取样器则可以通过预设程序自动完成取样操作，提高了取样的效率和方便性。

采用风冷技术,用于纯蒸汽冷凝水取样,设备操作简单,快接到管路,设备小巧轻便,取样简单易于操作,长时间取样或者换点转移都非常方便,节省时间。无需外接冷却水,省时省力,使用过程安全。本设备主要用于纯蒸汽的冷凝取样,通过空气换热将不锈钢导管中的蒸汽进行降温,使其凝结成水,通过检验冷凝水的水质成分,确认纯蒸汽是否符合检测标准。本产品适用于生物、制药等领域纯蒸汽灭菌系统的蒸汽取样。

### 注射用水标准

1.注射用水：为纯化水经蒸馏所得的水。应符合内毒素试验的要求。（GB2010版药典二部500页）

2.注射用水的质量标准在中国药典中有严格规定，其控制的项目如下：

性状：注射用水应无臭、无味、无色澄清的液体。

PH值：应为5.0~7.0。

氨：依法检查，应符合规定（0.00002%）。

细菌内毒素：依法检查，没1ml中含细菌内毒素量不得超过0.5EU。

氨化物、硫酸盐与盖盐：依法检查，不得发生浑浊。

硫酸盐与亚硝酸盐：依法检查，不得呈粉红色。

二氧化碳：依法检查煮沸10分钟，粉红色不得完全消失

## 产品特点

采用整体干式在线灭菌设计，设备本身不得添加冷却液，避免热交换导致的管内温度低于蒸汽温度，影响灭菌效果。

在线灭菌时F0值到15，提示灭菌结束，声光报警

设备主体部分采用304不锈钢，纯蒸汽不锈钢进气管：内层为PTFE，外层为304波纹不锈钢编织管。耐高温、高压、腐蚀以及耐酸碱。接口材质316L快接接口。

出液口材质316L不锈钢，可拆卸、更换。

取样过程连续、稳定，不受其他因素影响，取样速率约200ml/min。

充电不超过3小时，一次充满电，可连续取样4-6小时以上。

设备配有仪器防护箱，便于运输，也确保在存放过程中不受污染。

## 产品介绍：

- 1、自动风冷式：通过自然空气循环冷却，操作简单、高效，省去外接冷媒的麻烦。
- 2、在线灭菌：内置自动灭菌程序，F0值 15，灭菌完成自动报警提醒。
- 3、取样高效：取样高效，速度达200ml/min，长时间连续取样，效率不衰减。
- 4、操作便携：整机重量8.5kg，轻巧，便于携带、省时省力，配用防护箱。
- 5、一键吹扫：取样完成后，一键吹空管路，防止水汽残留,利于存放。
- 6、超长续航：超大电池容量，续航时间长达4-6小时，提高工作效率。

SW6000纯蒸汽取样器，风冷型纯蒸汽取样器、纯蒸汽风冷取样器、纯蒸汽智能取样器、纯蒸汽取样器、纯蒸汽取样器厂家、纯蒸汽取样装置、纯蒸汽冷凝水取样器、纯蒸汽冷凝水取样装置、纯蒸汽取样车、全自动纯蒸汽取样器、风冷型纯蒸汽取样器