

# 低温恒温水槽 金坛市梅香仪器有限公司

产品名称	低温恒温水槽 金坛市梅香仪器有限公司
公司名称	金坛梅香仪器（低温水槽）有限公司
价格	8980.00/木 纸箱
规格参数	
公司地址	常州江苏省金坛市晨风57-7号
联系电话	0519-82300496

## 产品详情

一、低温恒温水槽 技术参数：型号 温度范围 温度波动度 工作槽容积 mm 工作槽开口 mm 槽深度 mm 循环泵流量 L/min DKB-6 -5 ~ 100 ±0.05 250 × 200 × 150 180 × 140 150 6 DKB-1015 -5 ~ 100 ±0.05 280 × 250 × 220 235 × 160 220 6 DKB-1020 -5 ~ 100 ±0.05 280 × 250 × 280 235 × 160 280 6 DKB-1030 -5 ~ 80 ±0.05 400 × 325 × 230 310 × 280 230 6 DKB-1006 -10 ~ 100 ±0.05 250 × 200 × 150 180 × 140 150 6 DKB-2006 -20 ~ 100 ±0.05 250 × 200 × 150 180 × 140 150 6 DKB-2015 -20 ~ 100 ±0.05 300 × 250 × 200 235 × 160 200 6 DKB-2030 -20 ~ 80 ±0.05 400 × 325 × 230 310 × 280 230 6 DKB-3005A -30 ~ 100 ±0.1 250 × 200 × 120 180 × 140 120 6 DKB-3010 -30 ~ 100 ±0.1 250 × 200 × 200 180 × 150 200 6 DKB-3015 -30 ~ 100 ±0.1 300 × 250 × 200 235 × 160 200 6 DKB-3030 -30 ~ 80 ±0.1 400 × 325 × 230 310 × 280 230 6 DKB-4006 -40 ~ 100 ±0.1 250 × 200 × 120 180 × 140 120 6 DKB-4506S -45 ~ 100 ±0.1 270 × 170 × 120 150 × 150 120 6 DKB-4010A -40 ~ 40 ±0.1 310 × 200 × 150 180 × 180 150 6

二、低温恒温水槽 使用方法：使用前，请仔细阅读说明书，熟悉仪器及控制面板部分，用兆欧表测量电源，插头，接地是否有绝缘不良或短路情况。按温度设定方法设定好实验温度，待温度恒定之后，即可开始实验。本恒温加热解质，最好使用蒸馏水，禁止使用河水和硬质水，若用自来水，则应在每次使用后，对恒温锅内进行一次清洗工作，防止加热器上因积聚水垢而影响恒温灵敏度。三、低温恒温水槽 设定温度：按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按 键设定值增加，按 键设定值减小，长按 键或 键数据会快速变动，再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕，即可开启加热和循环泵开关。（若温控仪是智能型，则另附温控说明书）。四、低温恒温水槽 维修：如修调节器和更换加热管时，只要拆下控制器上的盖板，即可更换，电器部分应找专业人员或退回本厂维修。本公司还生产试验仪器设备，恒温恒湿培养箱，霉菌培养箱，人工气候箱，数显振荡箱，电热培养箱，隔水式培养箱，恒温振荡器，调速多用振荡器，恒温水浴锅、水箱、水槽、低温槽，磁力搅拌器，电动搅拌器，低速、高速、冷冻离心机，不锈钢电热板，粉碎机、均浆机，SX2箱式电阻炉，电热恒温干燥箱，蒸馏水器