

12通道全自动微量分液仪实验室液体分装系统CHFYZ-800

产品名称	12通道全自动微量分液仪实验室液体分装系统CHFYZ-800
公司名称	杭州川恒实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:川恒仪器 型号:CHFYZ-800
公司地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路1722号409B室
联系电话	18969078751

产品详情

12通道全自动微量分液仪实验室液体分装系统CHFYZ-800主要特征：

- 1.设备采用精密蠕动泵进行非接触式分液，整机精致小巧，可以放入超净台中使用；
- 2.采用7寸彩色液晶触摸屏，操作简单，分液方式可选择整版或任意列，任意设定每列加液体积和整板体积。
- 3.可适配384孔板，96孔PCR板、ELISA板、8联管等容器
- 4.可独立设定加液体积，*小加液量可达20 μ l，可保存999个加液程序；
- 5.泵头高度可根据板型不同任意调节，方便用户实验需求。
- 6.活动式废液槽，方便废液排放，可连管路自动回收废液至废液瓶内一键式清洗，回收，振荡等功能，操作简单。
- 7.分液速度快，整版96孔板为例，100L加液时间10s，10L加液时间3.5s，20L加液时间3.6s

12通道全自动微量分液仪实验室液体分装系统CHFYZ-800技术参数：

型号：CHFYZ-800

分液管路：8通道

分液范围：1-9999 μ l

精密度：20 μl : CV 2% ; 100 μl : CV 1%

**度20 μl \pm 1 μl ; 100 μl \pm 2 μl

泵头*大转速：600rpm

显示方式：7英寸液晶触摸屏

XY 轴电机:速度可调+加减速可调

泵电机:速度可调+加减速可调

工作温度：-20 ~ 40

相对湿度：<80%

全自动分液仪的适用方法

取出八道分液仪，放置在水平、平稳的台面上；2. 根据分液需求安装相应的分液管路；3. 确认电源开关在“O”侧，加样台上暂不放置加样板，连接电源，将电源开关按至“1”侧，开机后屏幕和位置传感器自检；4. 自检完成后进入模式选择界面，选择与所安装的分液管路相对应的模式；5. 选择模式后进入主界面，将进样管放入待分装液体中，按“填充”键，待分装液体完全填充到硅胶管和喷头中，完成系统润洗与气泡排出；6. 放置加样板，调节喷头高度（建议喷头高出板面5~10 mm），点击“校准”进行体积校准、位置校准并保存；7. 保存校准参数后点击返回，进入加液设置界面，设置加液孔以及“行速”、“泵速”、“加液体积”和“预加体积”；8. 点击“运行”仪器开始分液，期间可暂停或停止加液操作；9. 分液完成后点击“回抽”，液体倒流回分液瓶中。