

# 小型冻干机液晶屏挂瓶低温冷冻机FD-1A-50

产品名称	小型冻干机液晶屏挂瓶低温冷冻机FD-1A-50
公司名称	杭州川恒实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:川恒仪器 型号:FD-1A-50
公司地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路1722号409B室
联系电话	18969078751

## 产品详情

在准备停机的时候要注意的事项有：

- 1、冷冻干燥机停机前的气压数值和温度必须纪录在案；
- 2、按住控制面板的充气阀，同时应该立即关闭真空泵；
- 3、打开有机玻璃罩，取出样品须等到气压数显为大气压；
- 4、要关闭的时候，应按住总开关三秒以上，\*后才关闭冷冻干燥机的总电源开关；
- 5、在冷阱中的冰完全化成水后，可以打开出水阀，然后用干布将冷阱内壁清洁干净，\*后还要记住大张滤纸防尘。

小型冻干机液晶屏挂瓶低温冷冻机FD-1A-50 技术参数：

型号：FD-1A-50

冷凝温度：-50

真空度：< 15Pa

冻干面积：0.12 m<sup>2</sup>

盘装物料：1.2 升

捕水能力：3kg/24h

样品盘： 200mm × 4 层

电源要求：220V 50Hz 1100W

主机尺寸：405 × 630 × 322mm

小型冻干机液晶屏挂瓶低温冷冻机FD-1A-50 主要特征：

不锈钢冷阱和台面，清洁卫生，美观耐腐蚀。

真空冷冻干燥机采用立式设计，紧凑，占用台面小。

外形美观，人体工学设计，操作方便。

采用进口全封闭制冷机组，温度低，捕水能力强，高效可靠，噪音低。

采用风冷方式散热，不需水冷却。

真空连接采用国际通用标准件，拆卸安装简易方便，密封性能可靠

冷阱开口大，带样品预冻功能。

冷阱为全不锈钢，冷阱内无盘管，光洁耐腐蚀。

冷阱温度及样品真空度均采用LED数字显示,简洁明确;

川一设计导流筒，提高冷阱有效面积，快速冻干。

真空冷干燥机具有原装进口充气阀，可充干燥氮气或惰性气体。

特定设计的触摸软键可快速准确地实现各功能设置,操作简单方便;

透明钟罩式干燥室，自然加热，安全直观。

\*\*\*\*真空接口，可与多种真空泵联用。

特殊设计的不锈钢样品架，普通型样品盘间距可调，层数自由设定;