

# 氟喹诺酮快速检测卡

产品名称	氟喹诺酮快速检测卡
公司名称	苏州艾瑞德生物科技有限公司
价格	.00/盒
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区东吴北路31号吴中科技创业园B幢201室
联系电话	0512-68796311 15850166981

## 产品详情

**【产品简介】** 氟喹诺酮类药物快速检测条是一种利用胶体金作为标记物，通过竞争性抗原抗体反应，快速检测牛奶中氟喹诺酮类药物残留的产品。

**【产品组成】** 氟喹诺酮胶体金快速检测卡（50条/盒） 样本稀释液（10ml/瓶）

**【检测样本】** 本产品可检测原料奶、生鲜奶、纯奶、酸酸乳、酸奶、奶粉及其它液态成品奶，不可检测老酸奶等固态奶等。

**【样本处理】** 液态奶

直接按照操作步骤进行

奶粉 准确称取1g样本，加入8ml纯净水溶解，即为复原奶样。

**【操作步骤】** 1、使用前，请仔细阅读说明书，按照说明书提供的方法进行操作。  
2、从原包装袋中取出检测条，打开后请在一个小时内尽快地使用。 3、用移液器或滴管吸取样本稀释液和待检样品溶液各100 μl（3滴），加入到微孔中，反复吹打20次，直至微孔内底部红色物质充分混合溶解，插入检测条，然后开始计时。  
4、检测结果应在10分钟读取，15分钟后的判读结果无效。  
阴性：T线色度比C线深或与C线色度一致为阴性。  
阳性：T线色度明显比C线浅或T线不显色为阳性。  
无效：C线不显色，无论T线是否显色，该检测均判为无效。

**【注意事项】** 1、检测条请在保质期内一次性使用；  
2、使用前将检测条和待检样本恢复至室温； 3、检测时避免阳光直射；  
4、尽量不要触摸检测条中央的白色膜面； 5、滴管不可混用，以免交叉污染；

- 6、请勿使用自来水、纯化水及蒸馏水作为阴性对照。
- 7、本品不需要放入冰箱冷藏，室温保存即可。
- 8、如奶样因脂肪含量较高导致样本层析速度缓慢，建议离心去脂后重新检测。
- 9、本品为筛选试剂，任何可疑及阳性结果请用其它方法作进一步确认。

**【储存及有效期】** 原包装应储存于4 ~ 30 ，阴凉避光干燥处，切勿冷冻；有效期12个月。