

金坛梅香供应低温恒温槽梅

产品名称	金坛梅香供应低温恒温槽梅
公司名称	金坛梅香仪器（低温水槽）有限公司
价格	.00/纸箱
规格参数	
公司地址	常州江苏省金坛市晨风57-7号
联系电话	0519-82300496

产品详情

本公司专生产低温恒温槽梅香仪器产我公司专业生产各种规格型号的-离心机/水浴锅/油浴锅/水浴箱/培养箱/振荡器/恒温水浴摇床/恒温振荡器/电动搅拌器/磁力加热搅拌器/数显控温不锈钢电热板/可调高速匀浆机/组织捣碎匀浆机/电热恒温干燥箱/电热鼓风干燥箱/等科学实验仪器!感谢各位对我公司的关爱和支持,我们将竭诚为您服务,祝您健康! 详情请登陆我们的网站www.jtmxyq.com.cn 我们供- HH-S数显恒温油浴锅 HH-S数显恒温油浴锅详细说明: 数显恒温油浴锅选用进口优质不锈钢板和精密机械加工工艺制造,具有耐高温,耐腐蚀的特点。控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术:远红外加热技术设计而成,产品热平衡时间短,温度波动性小,均匀性好,LED显示准确、直观。该产品广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。电源 220V50Hz 额定功率 2000W 控温范围 RT-300 工作室容积 280*280*300mm 可根据客户要求定制 HH-SA超级循环恒温油浴锅 一: HH-SA超级循环恒温油浴锅 简介 是在HH-S电热恒温油浴的基础上的改进产品、广泛应用于蒸馏、干燥、浓缩以及浸渍化学药品或生物制品。是各大中专院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位实验室化验人员必备的理想工具。(1)增加了循环泵、提高工作温度的一致性和精度(2)智能化的控温仪表、使仪器加热和恒温更加稳定!

(3)有内循环和外循环二种方式、用户可以根据自己的需要在采购时、提出要求。二: HH-SA超级循环恒温油浴锅性能 1: 电源: 220V±0V 50Hz 2: 控温范围: 室温-300 3: 控温精度: 小于0.5 3: 加热功率: 2000W 4: 带循环泵: 内循环 5: 循环泵的流量: 8升/分 6: 工作室尺寸: 280*280*300mm 三: HH-SA超级循环恒温油浴锅 用法 使用时必须先将油加入锅内,再接通电源,数字温度控制表显示实际测量温度,调节旋钮开关,同时观察读数至所需设定温度值,当设定温度值超过油的温度时,加热指示灯亮,表明加热器已开始工作,当油的温度达到您所需的温度时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄灭.应注意锅内的油不能使用电热管露出油面,以免烧坏电热管,造成漏电现象. 四: HH-SA超级循环恒温油浴锅 注意事项 1:为了确保安全,使用时请接上地线. 2:严禁不加油,干烧. 3不工作时,应切断电源,以免发生意外. 可根据客户要求定制