

# 冷藏箱48L，药品运输箱，标本接收箱，疫苗保温箱，取血箱

产品名称	冷藏箱48L，药品运输箱，标本接收箱，疫苗保温箱，取血箱
公司名称	厦门齐冰冷链科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区文屏路73-16
联系电话	0592-5817050 13799283637

## 产品详情

### 冷藏箱规格参数

型号：冷藏箱QBLL3048

制作工艺：齐冰冷藏箱采用全压合成注塑工艺

容积/重量：48L/8KG

### 技术特色、材质配置参数

- 1、冷藏箱箱体材质：PP高质环保原米工程塑料
- 2、冷藏箱保温层：PU发泡（聚氨酯无氟发泡）厚度 38mm
- 3、冷藏箱内层：采用ABS食用塑料
- 4、牢固等级：冷藏箱箱体 级，冷藏箱连接件 级
- 5、箱体承重：冷藏箱箱 100kg以上，连接件拉力 60kg以上

### 齐冰特色

- 1、设有两侧设有拉手并有单侧轮子
- 2、箱低有冷气流槽,箱体一侧有拉杆，底部设有滚轮，便于拉动不费力
- 3、顶部双开盖，设有小天窗，防止取物时冷气大量流失
- 4、箱口有两圈纯橡胶密封条,密封性强
- 5、冰源配置：30个0.4L冰盒

### 性能特点（保冷时间）

- 1、冷藏箱环境温度在43 °C下，箱内液态维护2~8 °C，冷藏时间 48h，增加冰原可使时间增加到72h

2、冷源材料：聚乙烯高效冷源，牢固结实，安全，对人体的皮肤无刺激

3、冷藏箱冷冻特点：在冷冻成固体时，冰排最大厚度不超过未冻结时厚度的15%。通过泄漏实验，经受60kgs压力无泄漏。

其他说明：可选配反辐射内胆

#### 应用领域

：人畜疫苗、生物制剂、生物药品、活性细胞、动植物标本、血浆、血液制品、人体干细胞等相关冷链运输

#### 齐冰冷藏箱使用方法：

- 1、使用冷藏箱前仔细检查箱体是否有破损，破洞，扣具是否损坏，确保冷藏箱，血液运输箱的密封性完好。
- 2、取出箱内配置的冰盒，注水至标示的注水线处。
- 3、将冰盒分开、平整放入冷冻库，适当预留空间（因冰盒冷冻后体积会略有膨胀），使冰盒充分冷冻至坚硬（约10-12小时）；冷冻时间视冷冻室的冷冻能力为准。
- 4、产品使用时，将充分冷冻的冰盒从电冰箱中取出，然后逐个将冰盒放入便携冷藏箱内或反辐射内袋；
- 5、包内冰盒数量可灵活调整，以便满足不同客户对温度和空间的不同要求。
- 6、将冰盒固定好，再往包内放入需冷藏或冰冻的物品、饮料等，最后盖上便携冷藏箱即可。
- 7、使用一段时间后，当箱内的温度高于8℃时，请将已经结冻的冰盒替换成完全冰冻的冰盒。
- 8、冬天，即使除去内袋和冰盒，冷藏箱具有非常好的保温效果。

#### 注意事项：

- 1、使用完冷藏箱后，仅需要用干布轻轻擦拭箱体即可。请妥善保管冷藏箱，以便再次使用。
- 2、使用前请检查冷源的完好。轻拿轻放冷源。如遇冷源破裂，请更换新的冷源。