

# PZ-1000B型双层大型大容量摇床

产品名称	PZ-1000B型双层大型大容量摇床
公司名称	金坛市瑞华仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	金坛市北环东路一号
联系电话	86-051982535066/82535077/82535088

## 产品详情

### PZ-1000B型双层大型大容量摇床

PZ-1000B型双层大型大容量摇床 具有容量大、转速平稳、振荡效果明显等特点，适用于特定恒温室内的集中恒温、集群振荡。不仅能为大批量生产作业及生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选提供了一流水平的振荡效率，而且具有很强的经济性和实用，是微生物、菌种培养的最佳设备。

#### PZ-1000B型双层大型大容量摇床 技术参数：

- 1、振幅：30mm，偏心距：15mm，回旋式。
- 2、容量：250ml × 60;500ml × 40;1000ml × 24;2000ml × 16(摇瓶)，双层。
- 3、转速：起动 ~ 300rpm，交流变频调速，转速数显(速度是逐步上升)。
- 4、托盘尺寸：760 × 780mm。
- 5、外形尺寸：1100X800X900mm
- 6、电机功率：750W，交流变频电机。

7、整机重量：500Kg。

8、电源：AC220V ± 10% , 50Hz。

#### PZ-1000B型双层大型大容量摇床 的使用安全须知

使用本产品切记遵守下列安全预防措施：

1. 读全部使用说明书。
2. 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数并有良好的接地措施。
3. 更换保险丝时，应将插头从插座中拔出。
4. 电丝或电气设备故障后，应有专业人士修理，使用生产厂家未推荐的附件会造成一定的质量问题。
5. 在有儿童的环境中使用，应严密注意。
6. 在使用过程中，严禁将手指伸入运动的间隙中。
7. 机器在运动过程中严禁移动。
8. 机器的工作平台不能过于平滑(譬如瓷砖等)。
9. 机器在高空使用中，应有人看管。
10. 擦洗机器时，应先拔掉电源。

#### PZ-1000B型双层大型大容量摇床 的使用说明

1. 在转速范围捏中速使用，可延长仪器的使用寿命。
2. 仪器应放置在平稳的地面上，环境应清洁整齐，温度适中通风良好。
3. 仪器使用前，先将调速旋钮置于最小位置。

4. 为了使仪器工作时平稳性能好，避免产生较大振动，装瓶时应将所有试瓶位布满，各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数，可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。
5. 选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
6. 接通外电源，将电源开关至于“开”的位置，指示灯亮。缓慢调节调速旋钮，升至所需转速。
7. 每次停机前，必须将调速旋钮置于最小位置，关电源开关，切断电源。

#### . PZ-1000B型双层大型大容量摇床 的维护保养

1. 正确地使用和注意仪器的保养，使其处于良好的工作状态，可延长仪器的使用寿命。
2. 仪器在连续工作期间，没三个月应做一次定期检查：检查是否有水滴、污物等落入电机和控制组件，检查保险丝、控制组件及紧固螺钉。
3. 转动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙—纳基)，仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1/3。

仪器经长期使用，自然磨损属正常现象，仪器在使用一年之后，若发现电机有不正常的噪声，传动部分轴承磨损，皮带松动或出现裂纹，电控元件失效等故障，本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。以上装瓶量为我厂推荐配置，由于装瓶量及装瓶规格是千变万化的，故而用户有其它的装瓶量/规格需求是非常正常的，我们均可按用户要求进行订制。