

数显恒温水浴锅

产品名称	数显恒温水浴锅
公司名称	金坛市瑞华仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	金坛市北环东路一号
联系电话	86-051982535066/82535077/82535088

产品详情

HH-S系列数显恒温水浴锅

一、用途：

电热恒温水浴锅用于蒸馏、干燥、浓缩及温化学药品或生物产品等。

二、型号及主要技术参数

型号	型式	加热功率W	控温范围	控温精度	分辨率	工作室尺寸 (mm)
HH-S1	单孔	300	数显	RT-100	±0.5	150X150X115mm
HH-S2	双孔	600	数显	RT-100	±0.5	310X150X115mm
HH-S4	四孔	800	数显	RT-100	±0.5	310X310X130mm
HH-S6	六孔	1500	数显	RT-100	±0.5	470X310X130mm
HH-S420	水箱	800	数显	RT-100	±0.5	420X180X150mm
HH-S600	水箱	1200	数显	RT-100	±0.5	600X300X210mm

三、 结构：

本产品为水槽式，水槽和盖均用不锈钢制作，机箱用优质冷轧钢板精心制作而成。控温部分用特制的电子控温；以数显显示锅内实际温度，本系列产品具有造型美观‘耐腐蚀、控温稳定、节能实用、维修方便、长寿等特点。

四、 使用方法及注意事项；

- 1、 安全用电：该产品用220V交流电源，电源插座应采用三孔安全插座，必须妥善接地，切不可将地线接到煤气管上。
- 2、 通电前应先将水注入锅内至隔板以上，使用过程中加热管绝不能露出水面，否则加热管将会烧毁甚至爆裂或焊锡融化漏水、触电等。
- 3、 接通电源，设定温度：按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按 键设定值增加，按 键设定值减小，长按 键或 键数据会快速变动，再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。（若温控仪是智能型，则另附温控说明书）。

本机有加热和恒温二只指示灯表示工作状态，温度表头示值为锅内实际温度。

- 4、 如需作100 沸水蒸馏使用时，加水不能过多，以免沸腾时溢出。