

HJ-5 多功能磁力加热搅拌器

产品名称	HJ-5 多功能磁力加热搅拌器
公司名称	金坛市瑞华仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	金坛市北环东路一号
联系电话	86-051982535066/82535077/82535088

产品详情

HJ-5 多功能磁力加热搅拌器

产品型号 HJ-5
：

产品报价 面议
：

产品特点 本产品广泛用于各大
： 中院校、环保、科研
、卫生、防疫、石油
、冶金、化工、医疗
等单位实验室、化验
室。本机采用了优质
电机，空载可连续运
转1万小时以上，本
仪器性能好、无噪声
、无震动、操作简便

HJ-5多功能磁力加热搅拌器的详细资料：

一．简介：HJ-5多功能搅拌器，是在本企业研制生产的恒温磁力搅拌器和电动搅拌器的基础上二合一的新产品，无级调速、功力大、操作简便，能在较广的速度范围内对液体进行精密稳定的搅拌，同时适合搅拌大小体积的样品，是石油、化工、冶金、纺织、食品、环保、生化实验室、

分析室、教育科研的理想工具。二．性能：1．调速范围 磁力：起动—2400r/min 电动：

起动—2600r/min 2．温控范围：室温—100 3．温控精度： ± 1 4．磁力搅拌功率：25W

5．电动搅拌功率：40W 6．加热功率：200W 7．工作面直径 直径：125mm 8．电源：交流220V

50HZ 三．使用方法：当使用本仪器前，首先请检查随机配件是否齐全，把所需搅拌的烧杯放在

搅拌器工作台中心，然后先插上仪器接插的电源插头和温控探头，再接通电源打开电源开关，选择你所需要的搅拌方式，指示灯亮即开始工作。选择恒温搅拌时：将温度“设定-测温”选择开关拨向“设定”处，调节温控旋钮，数字显示你所需设定的温度。将选择开关拨向“测温”处

，数字显示烧杯中溶液的实际温度（红色指示灯亮，表示加热丝工作；绿灯亮则处于恒温状态）

。调速有慢到快（不允许快档起动，以免搅拌子跳动），不搅拌时不能加热，不工作时应切断电源。

为确保安全，使用时请接上地线，仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内，以免损坏机件

。四．注意事项：1．搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时，请切断电源检查一下烧杯是否平，位

置是否正，同时请测一下，现用的电压是否在 $220V \pm 10V$ 之间，否则将会出现以上情况。2．

加热时间一般不宜过长，间歇使用延长使用寿命。3．

中速运转可连续工作8小时，高速运转可连续工作4小时。4．随整机配有夹具支柱一套，四氟搅

拌子一只，电源线一根（插头）。为确保产品信誉，凡购买本厂产品从出厂日期起一年内由于机

组本身质量问题引起的故障，均由我厂修理或换新