

# SHA-2冷冻水浴全温摇床

产品名称	SHA-2冷冻水浴全温摇床
公司名称	金坛市瑞华仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	金坛市北环东路一号
联系电话	86-051982535066/82535077/82535088

## 产品详情

### SHA-2冷冻水浴全温摇床/低温水浴振荡器

产品型号：	SHA-2
产品名称：	冷冻水浴全温摇床
产品报价：	面议
产品特点：	数显全温振荡器，又称恒温摇床，该系列产品温度控制采用提前系统，LED显示。采用优质全封闭压缩机，制冷量大，控温精度高，温度调节方便、示值准确直观，性能优越可靠。主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。

水浴全温振荡器;低温水浴振荡器

## 冷冻水浴全温摇床（带制冷）用途：

冷冻水浴全温摇床又称为低温恒温摇床，主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。该产品具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点，是实验室工作人员得心应手的理想设备。

## 冷冻水浴全温摇床技术参数：

- 1、电 源：220V 50HZ.
- 2、加热功率：1500W; 制冷功率：300W.
- 3、定时范围：0 - 120分.
- 4、振荡频率：启动 - 300转/分.
- 5、振荡幅度：20mm
- 6、恒温范围：- 5 ~ 100 .

## 冷冻水浴全温摇床特点：

- 1、温控范围：-5-100度（带制冷）。
- 2、控温方式：采用微电脑控温，控温精确，无超温超调现象。
- 3、振荡方式：有回旋式和往返式，及双功能三种方式。（定货时选择）
- 4、内胆材料：优质不锈钢，万能弹簧夹具，也可根据要求设计不同的夹具。
- 5、外壳材料：优质冷板表面静电喷塑，防锈，延长使用寿命。
- 6、电机类型：永磁直流电机，体积小，功率大，使用寿命长，还具有噪声小的特点。
- 7、调速方式：无级调速，也可选择微电脑闭环控制调速方式（速度显示，速度偏差为0）。
- 8、安全类别：设有漏电保护，自动断电功能，超温保护及声光报警。
- 9、定时范围：0-120分或微电脑0-9999分定时及常开功能。

## 冷冻水浴全温摇床使用方法：

首先检查仪器水阀是否关闭，加水至适当高度，然后将仪器的电源插头插在容量不小于2千瓦，有“接地”的电源上，将定时器选至你需要的工作时间，或选至常开位置。按下电源开关，电源指示灯亮表明机内电源已经接通，旋动调速旋钮选择所需振荡频率。

温度选择：按set（功能键）温控仪出现sp，此时，调整上键或下键选择所需温度，选定后，按set键退出，此时上排数码管显示槽内实际温度，下排显示设定温度。因该仪器采用先进温控仪，所以加热和制冷具有自动转换功能，免去以往操作麻烦的特点。

## 冷冻水浴全温摇床使用注意事项：

- 1、制冷停止到再启动工作必须间隔3分钟。
- 2、水箱内未加水之前，不能进行加热工作，即温度设定为低于室温。以防损坏加热管。

冷冻水浴全温摇床（带制冷）维修保养：

- 1、当接通电源而仪器不动作时，可能是皮带因疲劳伸长或老化断裂，应更换。
- 2、仪器长期不用，应将水箱中的水排除掉，并将水箱擦干净，放置干燥通风处。
- 3、实验用水最好用蒸馏水，以免箱内出现水污，影响仪器性能指标。