

# 吴江达利净化设备厂供应自净式洁净传递窗

产品名称	吴江达利净化设备厂供应自净式洁净传递窗
公司名称	吴江达利净化设备厂
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区金家坝经济开发区
联系电话	86-051263210982 15962151561

## 产品详情

- 特点：
- 1、短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨
  - 2、长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便
  - 3、两侧门设有机械互锁或电子互锁、电子碰锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。
  - 4、可根据客户需要，订制各种非标尺寸和落地式传递窗。
  - 5、风嘴出风口风速高达20s以上。
  - 6、采用有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。
  - 7、采用EVA密封材料，密闭性能高。

## 8、可配对呼式对讲机

### 工作原理

1、机械互锁装置：内部用机械的形式来实现联锁，当一扇门打开时，另一扇门就无法打开，必须把另一扇门关好后再可开另一扇门。

2、电子互锁装置：内部采用集成电路、电磁锁、控制面板、指示灯等实现联锁，当其中一扇门打开时，另一扇的开门指示灯不亮，告知这门不能打开，同时电磁锁动作实现联锁。当该门关闭时，另一扇的电磁锁开始工作，同时指示灯会发亮，表示另一扇门可以打开。

### 分类

传递窗分为三大类：1、电子连锁传递窗2、机械连锁传递窗3、自净式传递窗

传递窗按工作原理可分风淋式传递窗和普通传递窗。可根据实际要求制做各种型号传递窗。

可选配件：对讲机、杀菌灯等相关功能配件。

### 构成配件

1、全不锈钢传递窗

2、紫外线杀菌灯

3、蜂鸣器

4、[对讲机](#)

## 5、电子互锁

### 传递窗操作规范

- 1、用0.5%[过氧乙酸](#)或5%碘伏液擦拭待传递的物品。
- 2、打开传递窗外侧门，迅速放置待传递物品，用0.5%过氧乙酸喷雾消毒传递窗，关闭传递窗外侧门。
- 3、开启传递窗内的[紫外灯](#)，紫外照射待传递物品不少于15分钟。
- 4、通知屏障系统内的实验人员或工作人员，打开传递窗内侧门，取出物品。
- 5、关闭传递窗内侧门。

### 标准传递窗参数

名称 电子互锁传递窗 机械互锁传递窗

规格型号 PB-1 PB-2

外形尺寸 (L × W × H mm) 785 × 600 × 690 785 × 600 × 690

内部尺寸 (L × W × H mm) 600 × 600 × 600 600 × 600 × 600

门互锁方式 电子互锁 机械互锁

箱体材质 优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色（可订制各种颜色）

内壁材质 不锈钢板

风淋式传递窗参数

名称 风淋式机械互锁传递窗 风淋式电子互锁传递窗

规格型号 PB-3 PB-6

外形尺寸（L×W×H mm） 980×700×1800 980×700×1800

内部尺寸（L×W×H mm） 660×700×600 660×700×600

风速 25m/s以上 25m/s以上

喷嘴数量 4只 4只

风淋周期 15s 15s

门互锁方式 机械互锁 电子互锁

箱体材质 优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色（可订制各种颜色）

内壁材质 不锈钢板

电源 380V 50HZ 三相 380V 50HZ 三相

功率 0.75KW 0.75KW