

# 苏州同科大鼠新型代谢笼

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 苏州同科大鼠新型代谢笼               |
| 公司名称 | 上海同育教学仪器设备有限公司            |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 苏州市吴中区胥江工业园区3-513         |
| 联系电话 | 0512-66267056 18963653297 |

## 产品详情

### 介绍

型号：dxl-dl 规格：290\*290\*650mm

|   |           |    |          |
|---|-----------|----|----------|
| 1 | 盖子        | 9  | 250ml的水壶 |
| 2 | 大鼠用笼子     | 10 | 水壶支撑     |
| 3 | 大鼠用进料装置   | 11 | 大鼠用格子支撑  |
| 4 | 进料装置抽屉    | 12 | 用漏斗收集的水  |
| 5 | 圆锥体传输计数器  | 13 | 容器       |
| 6 | 锥形分离装置    | 14 | 集尿环      |
| 7 | 代谢笼的支撑    | 15 | 用漏斗收集的鼠  |
| 8 | 大鼠的排泄物收集管 |    |          |

装配：为了最容易地装配，拆开所有的罐零件，并将它们如图表要求摆开，在这图表中，有时你将会看到几个不同的既定号码等。罐笼所需的零件都包含其中。重点：应避免接触到集漏斗的内部表面（5）或锥形隔离装置的表面（6）防水布能阻止排泄物/尿的流动。第一步：把尿环（14）猛的吸在集漏斗的前端倾斜的接线片上。确保尿环的喷口向下。将集漏斗放置在较低笼格（13）里。沿较低笼格的边缘滚动的符号应适合沿漏斗滚动的位置，将锥形隔离装置放置在集漏斗上，使锥形臂支架适合于沿漏斗边缘滚动的槽口，把罐笼的该部分放在一边 第二步：随着唇缘的循环，使金属板支撑（7）以白开口为立足点。将格子支撑（11）放置在金属板支撑之上。格子支撑的把手应停留在金属板循环唇缘的四个凸起符上。第三步：将上面的笼格（2）放置在格子支撑之上，锁住笼格，笼盖（1）的三槽用笼格上方的接线片进行调校并排成一行，使盖子绕顺时针方向旋转。第四步：把进料装置的抽屉（4）滑入进料装置盒内（3）直到抽屉被锁定。将进料装置盒插入鼠笼上方笼格（2）的适当的开口内。第五步：将水瓶支架（10）插入鼠笼上方笼格（2）的适当的开口内。将水瓶（9）放置在支撑床上，用吸浆管插入洞里。将流动的漏斗收集管放在水瓶（12）支撑的半环内。第六步：将下面的笼格附着在上面的笼格上，并用上面笼格的三个外形像槽口的三个肋骨排列在下面凹槽，使其上升并保证下面笼格安全地进行是顺时针转动。将收集管（15）插入下面笼格底板的中心孔洞中。将第二个带漏斗的液体悼念管（12）插入下面笼格底板上的第二个洞内。这样，你的笼具就完全装配好了。

-

友情提示

您只要致电：18963653297 我们就可以帮您推荐符合您要求的相关产品！

-

产品分类  
更多

ivc笼盒 ivc主机 高密度ivc小鼠笼具（内置式水瓶） 高密度ivc小鼠笼具（外置式水瓶）  
小鼠ivc独立送风隔离笼具 大小鼠共用ivc独立送风隔离笼具 大鼠ivc独立送风隔离笼具  
豚鼠ivc独立送风隔离笼具 ivc感染动物负压恢复室 独立送风兔子ivc笼具 隔离器系列 代谢笼具  
大小鼠笼具系列 兔笼系列 豚鼠笼具、鸡笼具系列 猴、狗笼系列 狗、猪、猫笼系列 鼠玩具  
层流架、净化台 ipi型多功能隔离器 生物洁净安全柜 洗瓶机 fsw系列智能全自动清洗机 实验室设备  
不锈钢制品

-

