

原料药双锥干燥机500L

产品名称	原料药双锥干燥机500L
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

原料药双锥干燥机500L

机体启停平稳，运转时噪音低于80分贝。

操作现场可变频调速、正反转及点动。

气密性：机体气密性应良好，关闭双锥干燥机上所连接的阀门，开启真空，当真空度温度在-0.09Mpa以上时，关闭真空阀门，30分钟内，真空度不低于-0.08Mpa。

要提供足够的、合适的工艺和安全控制器。具体内容会在设计过程中达成共识。

设备需要的工作时间：设备每天能够连续运行20小时。

底座做成平底，清洁区要求没有卫生死角，基座全满焊。

设备设计合理：易于清洁，没有较难清洁的死角，内外表面机械抛光，内表面需做钝化处

理，焊缝需经酸洗钝化处理。

进料口配真空上料口，敲击锤（自重，铜套）。

出料口采用蝶阀，。

出料口配密闭取样口。

滤网设计为快拆，烧结网。

机体转速：0-15rpm。

罐体内工作温度：10-90 ，夹套内工作温度：15-100 。

罐体内工作介质：产品湿料、乙醇、乙酸乙酯、丙酮、二氯甲烷等；

夹套工作内介质：热水。

电机、减速机：防爆电机、配套齿轮减速机、控制柜一套。现场启停操作柱材质选用不锈钢。

真空罩：1000目单头真空罩，配套真空旋转接头与机体同步旋转，当罐内物料满载运转时，不会打坏或者堵塞真空罩。

人孔盖板：采用翻开式，且人孔盖上外加两个手柄，便于拆卸和搬运，盖板上预留DN50的TC头进料和DN32的排气口各一个。且每个TC头均配备一套316L不锈钢盲板。

密封圈材质要求：三元乙丙或四氟材质。